

实验室多用分散机

产品名称	实验室多用分散机
公司名称	上海保占机械有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:fkeli 型号:SDF400 功率:400W
公司地址	上海市青浦区华徐公路688号
联系电话	021-54932371 15921986669

产品详情

概述：

sdf400型试验多用分散机是我厂采用国内外新技术设计的新型产品，该产品集中了搅拌、砂磨、分散多种用途的功能于一体，是实验室人员最理想的实验设备。

本设备采用电子恒力高速线路，数字直接显示转轴转速，并配有分散叶轮与砂磨叶盘。能适应实验室不同的试验需要，并可根据显示的转轴速度直接计算搅拌、分散、砂磨叶片的线速度与物料粘度及化学反应速率之间的关系，为大规模投产提供正确的数据。

二.主要技术参数：

1.电动机型号：u400/80-220 400w 220v 100-8000r/min

2.调整范围：无级恒力调速 100-8000r/min

3.搅拌分散叶轮直径：Φ 60mm

4.砂磨盘直径：Φ 60mm

5.升降行程：250mm

6.外形尺寸：400 × 450 × 800mm

三.结构：

- 1.本机采用双轴恒力升降系统，升降方便。
- 2.采用串激整流子电动机，通过智能型电机调速控制仪，对电机实行无级调速。应用数字pid技术，控制精度高，数字直接显示转轴转速。
- 3.分散叶轮和砂磨叶盘与转轴用螺丝直接连接。
- 4.由左右夹持器对料筒固定，筒体采用夹套式结构，可通过冷却水，用不锈钢材料加工而成。

四.安装（见图）

- 1.将两夹持器分别装在固定架上，夹持杆平面向上。
- 2.将不锈钢料筒固定在夹持器中，筒盖孔与电机轴相吻合。
- 3.将电机与调速器上的五芯航空插头相联接。（注意缺口方向）。

五.使用与维护：

- 1.使用时将选用的砂磨叶盘或分散叶轮与转轴固定。
- 2.旋电机锁紧螺栓，调整转轴与容器的高低位置，夹紧电机座及容器，放入物料并盖上容器盖。
- 3.接通电源，打开电源开关，然后调节速度至需要的转速。
- 4.本电机为串激整流子电动机，转动时电刷有火花产生，非防爆车间不宜使用。
- 5.转速大于4000r/min时不宜开空车。
- 6.当电机电刷小于10mm时，应进行更换。

地址：上海市青浦区华徐公路688号 电话：021-54932371 传真：021-59250377

客服热线：13524749118,15921986669 邮箱: shfkeli@163.com bao-zhan@163.com 企业qq:

774968341

