

德国徕卡RM-2016型轮转切片机 促销销售中

产品名称	德国徕卡RM-2016型轮转切片机 促销销售中
公司名称	崂泗海川医疗器械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:莱卡 型号:RM-2016
公司地址	上海浦东新区云台路86号
联系电话	021-60651217 13636457381

产品详情

leica rm2016切片机 应用行业：医疗

适用常规病理组织切片，为国内用户常规机型。主要结构性能

1.流线型外罩壳整体大方，罩壳顶部可放置刀片和蜡块等，这些物件在视野之内容易取换。

2.全新交叉滚柱导轨及微进机构持久润滑，无需加油和经常维护。

3.右侧切片手轮可在任意点锁定，提供最大的安全和方便。

4.提供全新的徕卡专用一次性刀片刀架，每一张切片都可获得理想的切片效果。

5.刀架左右移动能使操作者更安全，方便的使用刀片的刃口。

6.全机设计融入人机工程学构思，带给操作人员不易疲劳的舒适效果。 切片范围：1-60 μm

切片厚度选择：1 μm 增量： 0~10 μm 2 μm 增量： 12~20 μm 5 μm 增量： 25~60 μm

标本水平位移：25mm 标本垂直位移：59mm 最大标本尺寸(长×宽)：20×50mm

整机尺寸(长*宽*高)：470*400*270mm3 整机重量：29kg 右侧手轮可任意点锁定

配备徕卡专用一次性刀片刀架 徕卡rm2016轮转式切片机使用说明 (一)、石蜡切片方法步骤：

在每次操作切片刀和标本，或更换标本前一定要锁定手轮，并用护刀罩将刀刃遮住！1.锁定手轮，

应先夹紧标本再装切片刀！2.将预先修整好的石蜡块装在标本夹上，

在使用切片刀和一次性切片刀时，一定要十分小心，其刀刃锋利无比，误操作后会导致严重伤害！

3.转动粗转轮，将标本退到后面的极限位置。4.将护刀罩移向刀架中间。5.将切片刀插入刀架，夹紧。

6.调节切削角度。7.将基体上的刀架尽可能靠近标本。8.调整标本的表面位置，使之与刀刃尽可能平行。

9.松开手轮。在切片时，匀速转动手轮！当切较硬标本时，放慢手轮转动速度！10.

转动手轮，可以再次修片。11. 当修片达到所希望的表面时，停止修片。12.

选择想要的切片厚度。13. 顺时针匀速转动手轮，切片。(二)、调换标本或停止切片 在操作切

片刀和标本前，或调换标本和切片刀前，或是在休息时，应锁定手轮，用护刀罩盖住刀片边缘！

1.锁定手轮。2.用护刀罩遮盖住刀刃。3.从标本夹上取下标本，换块新的。(三)、切片结束1.锁定手轮。

2.将切片刀从刀架上取出，把它放入刀盒中。3.将标本从标本夹上取下。

4.把切片机上所有的废片清理干净。5.最后盖上罩子，填写记录本。