手持式ATP荧光检测仪

产品名称	手持式ATP荧光检测仪
公司名称	山东顺和电子科技有限公司
价格	1688.00/台
规格参数	仪器型号:SH-ATP 仪器品牌:顺和宏科 是否国产:是
公司地址	山东省潍坊市奎文区东风东街以北、新华路1567 号1号楼2单元719室(注册地址)
联系电话	13356367675

产品详情

一,简述

感谢你选用本公司产品,使用仪器前,请详细阅读说明书,避免由于使用不当而导致错误结果,说明书中包含仪器结构原理、使用流程,以及使用中的注意事项等。

手持式ATP荧光检测仪可用于:

食品加工、餐饮等行业生产过程关键控制点监控, 医疗系统和卫生监督机构即时采样监测。

二,性能

- 1、32位ARM处理器,3.5寸触摸屏。
- 2、集成高精度ATP荧光检测模块。
- 3、内置锂电池,可连接车载USB充电。
- 4、可拆卸式拭子检测仓,方便清洗消毒。
- 5、使用中有文字和声音提示,操作简便易懂。
- 6、9秒出检测结果,15秒调零。
- 7、5分钟无操作自动关机。
- 8、内置常用样本限量标准,可继续添加。

- 9、样本编号自动累加。
- 10、免调零极速开机。
- 11、检测结果为Excel表格,连接电脑即可拷贝。
- 12、检测结果存储容量20万条
- 13、标准USB接口,免驱动安装。
- 14、系统可升级
- 15、支持Wifi联网(选配),检测结果直接传至云数据平台

三,原理

ATP(adenosine-triphosphate)中文名称为腺嘌呤核苷三磷酸,又叫三磷酸腺苷,简称为ATP,化学式为C10 H16N5O13P3,分子量为507.18,是一种不稳定的高能化合物。由腺嘌呤、核糖和3个磷酸基团连接而成,水解时释放出能量较多,是生物体内最直接的能量来源。

所有细胞微生物(细菌、真菌等)都含有ATP,由于微生物数量不便直接检测,但可通过ATP间接检测。样品中的微生物使用拭子提取后,ATP与荧光素酶发生反应,产生荧光;微生物越多,ATP也就越多,发出的荧光也就越强,所以ATP 荧光强度可以判断微生物的多少,可以作为被测样本是否洁净的依据。