

标准振动拍击筛

产品名称	标准振动拍击筛
公司名称	新乡市银星机械设备有限公司
价格	5000.00/台
规格参数	品牌:银星 型号:YX-200
公司地址	新乡市新飞大道南段张庄工业区
联系电话	18337350658

产品详情

概述 拍击筛（拍击式标准振筛机）又称拍击式振动筛是实验室的常用检测仪器之一，结构主要由机座、筛具与传动机构等部分组成，适用于普通磨料粒度组成检查、超硬材料生产分级及料度组成检查。

原理 拍击筛电机通过同步带，带动齿轮变速后使主轴转动，主轴带动偏心轮使滑板带动试验筛左右摇动，同时带动顶杆齿轮转动，顶击拍锤，拍击试验筛，使试验筛、分样筛中的物料筛分。

结构 装筛格部分：作一次定位。在托盘上好放，好取为准95型将丝杆下面的罗母拧紧。200型将托盘两侧的顶丝拧紧。 润滑部分：有人工润滑和自动工润滑两种。

95型机体上部有4个注油孔，为人工定时注油。润滑各摩擦件。自动润滑，向机座内注入一定高度的润滑油，当转动轴转动时，给油环把润滑油送到各个需要润滑的位置。请注意机座内加油九公斤。

200型有五个人工定期注油处。

自动停车装置：由拨动开头、按钮、中间继电器、时间继电器组成。定时多少调时间继电器上的±±键即可。接电源试机：电控盒上的线接入电源，开车前将拍块下面的顶杆提起，看电动机的回转方向与红头的指向是否相同，相同时方可放下顶杆。本机安装在有地脚螺栓的水平基础上，按电工规程安装电路与接地。接通电源开机前将拍块下面的顶杆提起。电机的转向与电机上的红箭头方向相同时方可将顶杆放下来。 机器换位置，换电源时都要这样做。

yx-bsj-200拍击筛技术参数表:

序号	名称	单位	数值
1	筛子直径	毫米	200、 100、 75

2	筛子层次	层	7	
3	200实验筛	套	1	
4	旋转次数	次/分	290 ± 6	
5	拍击次数	次/分	156 ± 3	
6	拍击高度	毫米	38 ± 6	
7	底盘水平度	mm/min	0.6	
8	旋转行程	毫米	25	
9	电动机	功率	千瓦	0.37
		转速	转/分	1400
10	外形尺寸	毫米	长 × 宽 × 高945 × 440 × 785	
11	筛机重量	公斤	213	