

# 电动振筛机，振筛机

产品名称	电动振筛机，振筛机
公司名称	杭州同祺仪器有限公司
价格	1800.00/台
规格参数	品牌:杭州同祺 型号:8411
公司地址	杭州市江干区大世界五金城5幢3单元301室
联系电话	0571-88396751 18072901368

## 产品详情

### 8411电动振筛机

#### 一、8411电动振筛机概述

8411电动振筛机（又称摆振仪、颗粒分样仪或摇摆筛）是陶瓷、建材、磨料、食品、医药、化工、冶金、饲料等行业理想的筛分设备，具有重量轻、体积小、效率高、能耗小、噪音低、定时控制、移动方便等特点。8411电动振筛机可以配各种规格的方孔、园孔标准套筛，是实验室必备设备，套筛从20-200目任选。

#### 二、8411电动振筛机使用范围

土壤分析、磨具磨料、粉末冶金、煤炭电力、矿物选粒、轻工陶瓷、黄砂水泥、建筑化工、海洋科研、

矿石粉碎、院校实验、金属选矿、油田煤田、重选磁选、检测样品。

### 三、8411电动振筛机主要参数

1、套筛规格：20-200目等，可根据需要配置

2、可装筛子高度：360mm，

3、筛子直径：200mm，

4、筛振次数：1400转/分，

5、功率：120w

6、筛子层数：7层

7、外型尺寸：330\*390\*760mm

8、重量：30kg

9、电压：220v

#### 四、8411电动振筛机使用说明

- 1、在按放标准分析筛时，应严格按照筛孔大小顺序迭放，同时另加一个筛子底盘。
- 2、将需筛分化验的物料倒入最上层的筛子内，盖好筛，然后按放在电动振筛机上（振摆仪）承筛座内。
- 3、振筛机反转时夹筛盘上的胶木手柄，将整个夹筛盘向下滑在套筛上，然后，再顺时针旋转夹筛盘上胶木柄，其内的顶杆轴夹紧承座，把整套分样筛固紧。
- 4、把电动振筛机（振摆仪）上的定时器旋钮拨到筛析所需时间，打开电源开关，振摆就会开始筛转式的工作。
- 5、待定时器到达先定时间的定位，电动振筛机（振摆仪）自动停止工作。
- 6、反时针旋转夹筛盘上的胶木手柄将夹筛盘松开并向上提，固定在滑套上，取下分样筛。依次将需析后残留在各号筛子内的物粒用天平称重精确到检析比例。
- 7、初次工作时无上下震动，因电机倒转，请将电源线头调换一下。
- 8、工作结束关闭电源。

同祺仪器公司还可根据用户特殊需要，定制：φ 25，φ 30，φ 40等特殊规格的振筛机。