

水浴振荡器摇床,往复式水浴振荡器摇床

产品名称	水浴振荡器摇床,往复式水浴振荡器摇床
公司名称	鹤壁市先烽仪器仪表有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:先烽仪器 型号:SHA-C
公司地址	河南鹤壁
联系电话	0392-3206887 13603922896

产品详情

水浴振荡器摇床,往复式水浴振荡器摇床,回旋式水浴振荡器摇床

水浴恒温摇床使用前须知：

- 1、使用水浴恒温摇床前请仔细阅读本说明书。
- 2、机器的工作平面不能过度平滑（例如瓷砖等）。
- 3、用户提供的插座的电气额定参数应不小于本机的电气额定参数，并有良好的接地措施。
- 4、整机严禁在阳光直射的环境中使用。
- 5、调速应从低速向高速慢慢起动。
- 6、机器在高速振荡时可能会有一定的移位，因此在使用时应有人看管。

水浴恒温摇床使用说明

- 1、装入试验瓶，并保持平衡，如是双功能机型，设定振荡方式。
- 2、接通电源，根据机器表面刻度设定定时时间，如需长时间工作，将定时器调至“常开”位置。
- 3、打开电源开关，设定恒温温度：

（1）将控制小开关置于“设定”段，此时显示屏显示的温度为设定的温度，调节旋钮，设置到您工作所需温度即可。（您设定的工作温度应高于环境温度，此时机器开始加热，黄色指示灯亮，否则机器不工

作)

(2) 将控制部分小开关置于“测量”端，此时显示屏显示的温度为试验箱内空气的实际温度，随着箱内气温的变化，显示的数字也会相应变化。

(3) 当加热到您所需的温度时，加热会自动停止，绿色指示灯亮；当试验箱内的热量散发，低于您所设定的温度时，新一轮加热又会开始。

4、开启振荡装置：

(1) 打开控制面板上的振荡开关，指示灯亮。

(2) 调节振荡速度旋钮至所需的振荡频率。

5、工作完毕切断电源，置调速旋钮与控温旋钮至zui低点。

6、清洁机器，保持干净。

水浴恒温摇床注意事项

1、器具应放置在较牢固的工作台面上，环境应清洁整齐，通风良好。

2、用户提供的电源插座应有良好的接地措施。

3、严禁在正常工作的时候移动机器。

4、严禁物体撞击机器。

5、严禁儿童接近机器，以防发生意外。

6、更换熔断器前应先确保电源已切断。

7、使用结束后请清理机器，不能留有水滴、污物残留。