

烤箱 HN202-0 800 (W)

产品名称	烤箱 HN202-0 800 (W)
公司名称	深圳市宝安区沙井天龙仪器仪表工具行
价格	800.00/个
规格参数	型号:HN202-0 温度范围:室温--300 () 功率:800 (W)
公司地址	广东深圳市宝安区沙井电子城A015-A016
联系电话	086 0755 61127639 15814730316

产品详情

101a型、202b型电热干燥箱，最高工作温度均匀为300 ，采用仪表作自动恒温控制，广泛代取101、202型原有金属澎涨式控制器。

101a型、202b型采用数字式仪表控制和指针式温度控制仪，清晰醒目，温度显著。数显仪表，操作方便，适用于工农业，医疗卫生，大专院校和科验部门的车间或实验室，是一种理想的有广泛前景的干燥设备。

型号101a	电压 (v)	功率kw	工作温度范围 ()	控温灵敏度	电机功率 w	工作室尺寸 mm	外形尺寸 mm
						深 × 宽 × 高	深 × 宽 × 高
—0	220	1.6	20-300	± 1	40	350 × 350 × 350	640 × 640 × 520
—1	220	1.8	20-300	± 1	40	350 × 450 × 450	520 × 760 × 730
—2	220	2.2	20-300	± 1	40	450 × 550 × 550	640 × 880 × 830
—3	220	4.0	20-300	± 1	40	500 × 600 × 750	700 × 980 × 1050

—4	3 × 380	6	20-300	± 1	180	800 × 800 × 1000	1380 × 1210 × 1000

- 1、本型烘箱应在室内工作，并安装平稳。
- 2、电源输入应装置专用的前级通断开关，并接受良好地线。
- 3、必须检查电源、电压、电源接线无误后，方可通电使用。
- 4、在新购使用或搁置较久再用时，应先用低温烘烤80-100 二小时后再开始升高温度，以利潮气外泄，增强绝缘性能和延长瓷件寿命。
- 5、仪表控温的热敏元件探头应从左侧线路的测温孔中插入工作室内,不得从箱顶气阀中心孔插入，以免影响使用。
- 6、本干燥箱初次使用时，应请勤加以观察，避免过热烘坏工件，造成损失。
- 7、使用如感到热惯稍大时，可关闭一组加热器以降低发热功率，防止惯性过大造成超温。
- 8、取入烘烤物件：请勿撞击伸入工作室的控温器部份，防止损坏控温器导致失灵。
- 9、本箱切忌烘烤易爆，易燃及挥发性的物品，以防爆炸。
- 10、如遇故障，请专业电工检修。
- 11、出厂时，工作室的搁板二块，说明书及合格证各一份。

本产品的型号为HN202-0，温度范围是室温--300（ ），功率为800（ W ），主要用途是物品的烘培干燥，产品认证为ISO13485:2003