

塑料水分检测仪，饲料水分检测仪

产品名称	塑料水分检测仪，饲料水分检测仪
公司名称	深圳市速赛电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:速赛牌 型号:ZS-005 ZS-002:ZS-001
公司地址	深圳市龙华新区大浪街道同胜社区上横朗新村93栋1403号
联系电话	4008-510-717 15818578558

产品详情

独特的产品特点：

zs-005水分检测仪是我公司新研制的新型快速水分检测仪器。采用国际最先进的称重系统【电磁平衡传感器】。其特点是称量准确可靠、显示快速清晰并且具有自动检测系统、简便的自动校准装置以及超载保护等装置,是一种新型快速的水分含量检测仪器。

工作原理：

环状的卤素灯确保样品得到均匀加热，操作简便、测量准确。水分含量检测仪在测量样品重量的同时，仪器采用环形管卤素加热方式，快速干燥样品，在干燥过程中，水分含量检测仪持续测量并即时显示样品水分含量%，干燥程序完成后，最终测定的水分含量值被锁定显示。与国际烘箱加热法相比，卤素加热可以在高温下将样品均匀地快速干燥，样品表面不易受损，其检测结果与国标烘箱法具有良好的一致性,具有可替代性,且检测效率远远高于烘箱法。智能化操作,一般样品只需几分钟即可完成测定。该仪器操作简单，测试准确，显示部分采用液晶显示屏-使屏幕更加清晰明亮，示值清晰可见，分别可显示水分值，样品初值，终值，测定时间，温度初值，最终值等数据，并具有与计算机，打印机连接功能、符合g lp规范的打印数据输出。

产品用途：

卤素快速水分测定仪，红外线快速水分测定仪

可广泛应用于一切需要快速测定水分的行业，如医药，药材、粮食、饲料、种子、菜籽、木材、脱水蔬菜、烟草、化工、茶叶、食品、肉类、鱼糜以及纺织，农林、造纸、橡胶、塑胶、等行业中的实验室与生产过程中。同时满足固体、颗粒、粉末、胶状体及液体含水率的测定要求，深圳市速赛电子科技有限公司始终立志于为用户提供多用途，多性能的高质量产品，为您打造快速，准确，物超所值的水分测定仪完美典范。

产品技术指标：

- 1、称重范围：0-110g
- 2、水分测定范围：0.01-100%
- 3、称重最小读数：0.005g
- 4、样品质量：1.0-110g
- 5、加热温度范围：起始-205
- 6、水分含量可读性：0.01%
- 7、显示参数：水分和干重含量%，时间.温度
- 8、通讯接口：rs 232
- 9、外型尺寸：335x201x180 (mm)
- 10、功耗：ac 220v 50hz w
- 11、称盘尺寸：85mm
- 12、净重：8.1kg