

# 橡胶管材-橡胶片材-橡胶密封圈比重天平

产品名称	橡胶管材-橡胶片材-橡胶密封圈比重天平
公司名称	深圳市达宏美拓密度测量仪器有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:达宏美拓 型号:DE-120M 密度解析:0.0001 g/cm <sup>3</sup>
公司地址	深圳市龙岗区横岗街道向前村向前路104号
联系电话	0755-84820994 18126397095

## 产品详情

橡胶管材-橡胶片材-橡胶密封圈比重天平de-120m适合：橡胶制品、轮胎、高分子、复合材料、鞋材、弹性材料、输送带、传动皮带、鞋底、软质合成皮、皮革等材质、新材料研究实验室。依据：astm d297、gb/t533、gb/t9867、din-53516、iso-4649、gb/t1689、iso-1817...等标准规范。

橡胶管材-橡胶片材-橡胶密封圈比重天平de-120m依据：astm d792、astm d297、gb/t1033、gb/t2951、gb/t3850、gb/t533、hg4-1468、jis k6268、iso 2781、iso 1183、gb/t208、gb/t5163、gb/t 1933、gb/t4196、gb/t4123、gb/t5586、jb/t7780...等标准规范。

橡胶管材-橡胶片材-橡胶密封圈比重天平de-120m直读密度、din磨耗量、ari磨耗指数、akron阿克隆磨耗量、体积、膨胀率、发泡率、及体积与质量变化率等数据。

特色功能：

- 1、具有橡胶din体积磨耗量、阿克隆磨耗量、膨胀率直读测定功能，无需计算即可自动显示磨耗量或膨胀率
- 2、针对粉末，具有比重瓶法真密度测量功能
- 3、具有煮沸饱和法、浸渍饱和法、真空饱和法、表面封蜡覆盖法、表面凡士林覆盖法...等多种多孔性产品防水处理功能
- 4、具有孔隙率、含油率、吸水率测定功能
- 5、具有二种混合物主要材料纯度测量功能

特点：

- o free flip免掀盖操作方式、操作更简便、更快速、更符合新材料实验室作业规范
- o 适合小型产品与高密度产品密度检测
- o 具有实际水温设定、测量介质密度设定、防水处理介质密度设定
- o 具有空气浮力补偿设定、密度上下限设定功能o
- o 针对新材料研究与开发，可显示二种物质混合物主要材质含量百分比
- o 可自动判定试样合格与否，并警报提示
- o 全自动零点跟踪、蜂鸣器报警、超载报警功能
- o 粉末冶金、磁性材料、陶瓷、耐火材料、摩擦材料、贵金属、...等类似的多孔性产品皆能测量
- o 配置专用防风防尘罩，组合方便、坚固
- o 含rs-232c通信接口，方便连接pc与打印机，可选购de-40打印机打印测量数据o
- o 使用水作介质，也可使用其它液体介质
- o 采用一体成形大容量测量配件，水槽防腐蚀、耐摔、耐破
- o 本产品自出售之日起免费保修一年

功能与可测量项目：

- 1.一般不吸性固体的密度：橡胶、塑胶、金属、玻璃、电线电缆、合金材料、珠宝产业...等
- 2.多孔性物质固体的密度：粉末冶金、磁性材料、陶瓷、耐火材料、摩擦材料、土木工程、木材...等半成品
- 3.含油率：粉末冶金零件、微小风扇、电动工具、传动部件、含油轴承、汽车零件、缝纫机...等
- 4.孔隙率：粉末冶金、磁性材料、陶瓷、耐火材料、摩擦材料、岩石、煤...等
- 5.橡胶体积磨耗量：弹性材料、橡胶、轮胎、输送带、传动皮带、鞋底、软质合成皮、皮革...等
- 6.粉末真密度、表观密度 金属粉末、橡塑胶粉末、树脂粉末、树脂颗粒...等
- 7.主要材料纯度百分比：锡、银、铬、钯、金、贵金属...等
- 8.吸水率：陶瓷、岩石、煤、土木工程、木材...等
- 9.各种液体的密度与波美度：化工溶液、化工助剂、现化能源、石油燃料、精细化工、化学试剂、药剂、助剂、溶剂、粘合剂、油漆涂料、沥青、化工油类、饮用油类、食品添加剂、饮品饮料、动物尿液、动物血液...等

#### 标准测量步骤：

将产品放入测量台，测空气中重量，按enter键记忆。

将产品放入水中测水中重量，按enter键记忆，显示密度值。

#### 售后服务：

- 1.所有产品均属原装正品产品。
- 2.所有产品均免费保修一年，终身维护，保修期间产生的一切费用由我方承担。（天灾、人为现象除外）
- 3.所有产品在运输过程中有损坏时，一切责任由我方承担，并保证在4天内更换新品。
- 4.关于使用操作方法，我方有责任与义务教导买方技术人员至完全熟练为止。
- 5.其他详细购买事宜，参考双方协定的合同条款。