

# 塑料颗粒玻璃化转变温度测试，dsc测定比热容

产品名称	塑料颗粒玻璃化转变温度测试，dsc测定比热容
公司名称	无锡万博检测科技有限公司
价格	100.00/件
规格参数	
公司地址	无锡市经开区太湖湾信息技术产业园16楼
联系电话	13083509927 18115771803

## 产品详情

塑料颗粒玻璃化转变温度测试，dsc测定比热容

### 测试步骤

- 1、由于该树脂已经制造固体小颗粒，符合我们的测试要求，无需制样，直接使用。称取适量样品，一般为10~20mg，放置于坩埚中。
- 2、将空坩埚放入天平称重，去皮，加入样品，此时重量为样品的质量。
- 3、将样品放入设备中，左边放空坩埚，右边放入样品坩埚。

### 装样步骤

- 4、打开软件，新建试验，并输入参数，依次输入样品名称，样品质量，操作员，截止温度，扫描速率，气氛，非OIT。

试验参数：

样品名称：\*\*树脂

样品质量：15mg

升温速率：10 /min

气氛：NC（不接气氛）

5、点击连接仪器，连接成功后，点击开始按钮，设备开始运行。

6、等待试验结束，对曲线进行分析