玻璃化转变温度dsc测定,软质泡棉比热容测试

产品名称	玻璃化转变温度dsc测定,软质泡棉比热容测试		
公司名称			
价格	100.00/件		
规格参数			
公司地址	无锡市经开区太湖湾信息技术产业园16楼		
联系电话	13083509927 18115771803		

产品详情

玻璃化转变温度dsc测定,软质泡棉比热容测试

测试步骤

- 1、由于样品已经制造固体小颗粒,符合我们的测试要求,无需制样^{*} ,直接使用。秤取适量样品,一般为10~20mg,放置于坩埚中,光滑 一面靠近坩埚底部。
- 2、将空坩埚放入天平称重,去皮,加入样品,此时重量为样品的质 量。
- 3、将样品放入设备中,左边放空坩埚作为参比物,右边放入样品坩^{*} 埚。
- 4、打开软件,新建试验,并输入参数,依次输入样品名称,样品质量,操作员,截止温度,扫描速率,气氛,非OIT。

试验参数:	•	

样品名称:尼龙6

样品质量:12mg
升温速率:10 /min
气氛:NC (不接气氛)
5、点击连接仪器,连接成功后,点击开始按钮,设备开始运行。
6、等待试验结束,对曲线进行分析。