

# 数显电热恒温油浴锅/HH-S2 双孔数显恒温油浴锅

产品名称	数显电热恒温油浴锅/HH-S2 双孔数显恒温油浴锅
公司名称	金坛市水北科普实验仪器厂
价格	面议
规格参数	品牌:科普仪器 型号:HH-S2
公司地址	江苏金坛市北环东路一号
联系电话	86-051982363299 15061901922

## 产品详情

### hh-s2 双孔数显恒温油浴锅

产品产地：	金坛市水北科普实验仪器厂
参考价格：	电议元
简单介绍：	该产品能广泛应用于溶液的浓缩,蒸馏,浸渍化学试剂,药品和生物制剂.备有内外循环系统.微电脑控制的恒温系统,数字显示,内胆采用不锈钢材料制作

### hh-s2 双孔数显恒温油浴锅

#### 一、概述

本产品油浴锅是采用不锈钢及先进工艺生产制造，数显测温。各项性能指标均符合国家标准要求，它具有控温精度高、抗腐蚀性强、结构紧凑、节省能源、使用寿命长等优点，广泛适用于生物、物理、植物、化工、环保等科学领域直接或辅助加热的精密恒温之用。

#### 二：性能

1、电源：220v 50hz

2、控温范围：室温—300 /400

3、恒温精度： $\pm 1$

4、加热功率：1000w

5、水槽尺寸：310x160x130mm

### 三、使用方法

1、使用前必须先向油箱内加入至少高于底衬板1cm的油。然后打开电源，数显表头亮，显示当前油温。然后根据温控表使用说明书（附）设定温度，选择您工作所需温度。选择温度低于箱内油温度，加热不工作。接通电源，设定温度：按set键可设定或查看温度设定点。按一下set键数码管字符开始闪动,表示仪表进入设定状态,按 键设定值增加，按 键设定值减小，长按 键或 键数据会快速变动，再一次按set键仪表回到正常工作状态温度设定完毕。（若温控仪是智能型，则另附温控说明书）。

### 四、注意事项

1、在使用前请您记住一定要先加油高于底衬板1cm处以后再接通电源，箱内未注油前，切勿通电，以免烧坏电热管。

2、放油前切记：应先将电源切断。

3、

注：尺寸可根据客户要求定制，温度范围室温-300度

本产品的加工定制是是，品牌是科普仪器，型号是HH-S2，类型是医学教学仪器，材质是不锈钢，测量范围是0，适用范围是植物、化工、环保