

调速多用振荡器 HY-5(旋转)

产品名称	调速多用振荡器 HY-5(旋转)
公司名称	金坛市华城海龙实验仪器厂
价格	面议
规格参数	品牌:海龙 型号:HY-5
公司地址	中国 江苏 常州 金坛市 北环东路25号
联系电话	86-051982330499 15312538039

产品详情

hy-5a回旋振荡器是根据广大用户的意见，技术人员精心设计的新产品。广泛用于各大专院校，环保，科研，卫生，防疫，石油，化工等单位的实验室，它具有外形大方，容量大，噪音低，重量轻，体积小等特点，速度数显可调，并带有定时装置，是化验室工作人员理想必备的工具。回旋振荡器性能1：电源：交流220v 50hz2：电机功率：80w3：无级调速：0-300次/分4：振荡幅度：回旋20mm5：定时：最大120分钟6：外型尺寸：450×350×230mm回旋振荡器使用方法1:首先将需振荡的容器(瓶)放入振荡盘弹簧中，容器中的溶液不能超过容器的三分之一，否则必须加塞。2:察看定时旋钮，旋在on(常开)位置或您所需指定的时间位置。3:将调速旋钮逆时针旋至最低速位置，打开电源开关，电源指示灯亮，再将调速旋钮顺时针旋至您所需的速度。回旋振荡器注意事项1：本机采用三眼安全插座，使用时一定要接受地线。2：工作时，应将本机放置在平整坚固的台面上，以防振动。3：夹具弹簧只作中小容量瓶固定之用，特大容器应相应拆去几根弹簧或采取其它方式加固。4：本机使用完毕后应关闭电源，置于干燥通风处，并保持其清洁。

本产品的加工定制是是，品牌是海龙，型号是HY-5，类型是实验仪器，测量范围是起动-300次/分，适用范围是广泛，重量是25kg，电源是220V，外形尺寸是430*350*230(mm)