

双层磁力搅拌器/磁力搅拌器/搅拌器

产品名称	双层磁力搅拌器/磁力搅拌器/搅拌器
公司名称	金坛市指前镇旭日实验仪器厂
价格	面议
规格参数	品牌:旭日仪器 型号:JB-12
公司地址	中国 江苏 金坛市 指前镇社头集镇社兴东路21号
联系电话	0519 - 82880182 13358196029

产品详情

一．双层磁力搅拌器简介：本仪器是各大中专院校、环保、科研、卫生、防疫、石油、冶金、化工、医疗等单位的化验室、实验室必备的理想的工具，大大提高了实验人员的工作效率。二．双层磁力搅拌器特点：本机采用永磁直流电机，空载可连续运转1万小时以上，本仪器性能好，无噪声、无振动、搅拌效果显著，为实验室工作人员，提供了比较理想的工具，本机采用冷轧板碰焊成型，外表面经高温喷塑增强了防腐性能。三．双层磁力搅拌器性能：1．使用电源：220v 50hz2．电机转速：起动-2400转/分（无级可调）；3．工作位：12个工作位（双列式、每个工作位可单独控制）4．电机功率：20w × 125．加热功率：150w × 126．加热：在室温20 时100cc溶液，加热8分钟左右，一般可达80 。四．双层磁力搅拌器使用方法：在使用本仪器前，首先请检查随机配件是否齐全，把所需搅拌的烧杯放在搅拌器工作台中心，加入溶液把搅拌子放在烧杯溶液中，然后插上仪器的电源插头；接通电源打开电源开关，指示灯亮即开始工作，选择所需的工作位即可。需作加热搅拌时，只要打开加热开关即可，不搅拌时不能加热，调速由慢到快（不允许快档起动，以免搅拌子跳动），不工作时应切断电源。为确保安全，使用时请接上地线，仪器应保持清洁干燥，严禁溶液进入机内，以免损坏机件。五．双层磁力搅拌器注意事项：1．搅拌时发现搅拌子跳动或不搅拌时，请切断电源检查一下烧杯是否平，位置是否正，同时请测一下，现用的电压是否在220v ± 10v之间，否则将会出现以上情况。2．加热时间一般不宜过长，间歇使用延长使用寿命。3．中速运转可连续工作8小时，高速运转可连续工作4小时。4．随整机配有四氟搅拌子10只、电源线一根（插头）、保险丝一个。为确保产品信誉，凡购买本厂产品从出厂日期起一年内由于机组本身质量问题引起的故障，均由我厂修理或换新。

本产品的加工定制是是，品牌是旭日仪器，型号是JB-12，类型是实验仪器，材质是磁力，测量范围是0-2600转/分，适用范围是环保、科研、卫生、防疫、石油、冶金、化工、医疗等单位的化验室、实验室，温度范围是0-80（ ），生产能力是0.5*12（L），搅拌方式是磁力