

# 精密电动搅拌器 JJ-1 160w

产品名称	精密电动搅拌器 JJ-1 160w
公司名称	潍城区豪德祥意化玻仪器商行
价格	面议
规格参数	品牌:金坛 型号:JJ-1/160w
公司地址	山东潍坊市潍城区盛德化工市场3-13号
联系电话	86 0536 2933220 13863661211

## 产品详情

### 一、产品简介：

精密增力电动搅拌器设有机械定时，搅拌棒选材不锈钢，有优越的抗腐蚀性能，操作简便，运行平稳，无级调速，小而强有力的马达能在较广的速度范围内对高粘度的液体溶液进行精密稳定的搅拌，特别适合搅拌大体积的样品，是石油、化工、冶金、纺织、食品、医药卫生、环保、生化实验室、分析室、教育科研的必备工具。

### 二、技术指标：

型号	jj-1
指标	
电机功率	25w 40w 60w 100w 160w 200w 300w
调速范围	启动——3000r/min
定时范围	0—120min(常开)
电 流	交流220v 50hz

### 三、使用维护：

1. 正确放置装液试瓶（或其他器皿）

2. 调整、校准搅拌棒在溶液中的工作深度，并装夹。
3. 接通外电源，合上电源开关，指示灯亮。
4. 选择定时，将定时旋钮调至“定时”或“常开”位置。
5. 节调速旋钮，升至所需转速。
6. 作完毕，将调速旋钮置于最小位置，定时器置“零”，关电源开关，切断电源。
7. 将搅拌棒擦拭干净，其上不允许有水滴、污物残留。

#### 四、注意事项：

1. jj-1a带数显测试。
2. 拌棒放入溶液中，在搅拌过程中如搅拌叶不均匀，因停止，用物品将搅拌叶分匀。
3. 如开机后发现搅拌棒转动不正，停机重新将搅拌棒转180°，重新夹紧即可。
4. 调速应从低速向高速慢慢启动

我们有着强大的企业实力，强势的产品阵营，领先的生产制造设备，可靠的产品质量保证，超低价的价格优势，一流的研发和生产管理团队，强大的网络渠道，尽善尽美的售后服务。

### 售后服务承诺书

致尊敬的用户：

在您的支持和信任之下，为保障您的利益，使您得到更好更优质的服务，我公司在此做出如下承诺：

我们保证为仪器提供为期 1年的保修，保修时间从验收签字起计算。在质保期内我方将严格遵守中华人民共和国的相关法律和法规对货物提供“三包”等售后服务，除非合同另行规定。在保修期内由我方仪器出现的故障，我方将在持续不断48小时内响应，为客户电话跟踪服务。如仪器出现故障严重，给予调新。在保修期结束后，仪器出现故障，我方也给予维修，只收取元件成本费及维修费。

出现问题请及时与我公司联系，我们随时提供免费咨询电话，满足您的要求。

免费服务热线：13021556315

本产品的加工定制是否，品牌是金坛，型号是JJ-1/160w，类型是精密电动搅拌器，材质是不锈钢，适用范围是石油、化工、冶金、纺织、食品、医药卫生、环保、生化实验室、分析室、教育科研的必备工具