

# 多头磁力加热搅拌器 丹辉

产品名称	多头磁力加热搅拌器 丹辉
公司名称	金坛市万华实验仪器厂
价格	面议
规格参数	品牌:丹辉 型号:HJ-2,4,6
公司地址	江苏金坛市金城镇白龙荡村龙桥46号
联系电话	86 0519 82792911/82792912

## 产品详情

hj-2,4,6多头磁力加热搅拌器的详细资料：

多头磁力加热搅拌器性能:

1. 电源电压: 220v+10% 50hz
2. 电机功率: 单个电机25w
3. 热丝功耗: 单个热丝最高100w
4. 磁钢转速; 最高2000转/分

多头磁力加热搅拌器使用方法

当使用多头磁力加热搅拌器时，请首先检查随机配件是否齐全，然后按顺序先装好夹具，把所需搅拌的烧杯放在镀铬盘正中，加入溶液把搅拌子放在烧杯溶液中，然后先插上仪器接插的电源插头，再接通电源打开电源调速开关，指示灯亮，即开始工作，调速是由低速逐步调至高速，不允许高速档直接启动，以免搅拌子不同步，引起跳动。温度控制把探头对号插入插座，调置温控旋钮到所需温度即可，不工作时应切断电源，为确保安全，使用时请接上地线。仪器应保持清洁干燥，严禁溶液进入机内，以免损坏机件，防止剧烈震荡。

多头磁力加热搅拌器注意事项

1. 搅拌时发现搅拌子跳动或不搅拌时，请切断电源检查一下烧杯底是否平，位置是否正。同时请您测一下，现在的电压是否在220v+10v之间，否则将会出现以上情况。
2. 加热时间一般不宜过长，间隙使用延长寿命。

### 3. 中速运转可连续工作8小时,高速

本产品的加工定制是是，品牌是丹辉，型号是HJ-2,4,6，类型是医学教学仪器，材质是喷塑钢板外壳，适用范围是实验室