

# GJ-1-2-3型密封式化验制样粉碎机

产品名称	GJ-1-2-3型密封式化验制样粉碎机
公司名称	台州市路桥翔盛实验仪器经营部
价格	面议
规格参数	品牌:光地 型号:GJ-1-2-3
公司地址	浙江 台州市路桥区 东路桥大道55号
联系电话	057682900720 13705766876

## 产品详情

密封式化验制样粉碎机的产品说明：

适用于煤炭、电力、科研等行业和部门破碎煤炭、矿石、岩石或中等硬度的非金属物质和脆性金属物质。

gj-1型密封式化验制样粉碎机广泛应用于地质、矿山、煤炭、建材、轻工、化工等部门的生产单位和科研单位。能对各种硬度的矿物和脆性材料进行有效粉碎加工，是制备化验试样和生产粉料的理想设备。

该密封式化验制样粉碎机系机电一体化全密封式结构，密封性能好，设有先进的定时装置和可靠的隔音材料。使用时振动小、噪声低、粉碎效率高，操作简便，能耗低。研钵材质有高锰钢、铬合金和超硬合金，使用部门可根据不同的需要选配。

密封式化验制样粉碎机主要特点：

- 1.制样粒度均匀，速度快，工作可靠，代表性符合国标要求。
- 2.制样不需筛分可直接使用，工序少，生产效率高。
- 3.粉碎室密封设计，无粉尘污染，符合环保要求。
- 4.运转平稳，噪声小，符合安全生产要求。

密封式化验制样粉碎机注意事项：

- 一．本产品安装无特殊要求，放在干燥处，工作时将本机的底部的四个地面调平螺丝固定调到使本机放稳即可。
- 二．试机前应检查压爪是否压紧料钵，以免料钵松动，损坏机件，料钵压爪按顺时针方向为紧，逆时针

方向为松。

三．投取料样应待本机停稳后进行。

四．如试样含水率高，应预先烘干，以免粘料钵，影响粉碎细度。一般料样愈干，粉碎效果越好。

五．如需粉碎比200目更细样品，可在料样中添加酒精等溶剂，进行混式粉碎或延长粉碎时间。

六．料样应尽量投放在击环与料盒之内，以免哽死击块，影响细度。

密封式化验制样粉碎机主要技术参数：

型号	gj-	gj-	gj-	gj-
料钵材质	锰钢	锰钢	锰钢	超硬合金
料钵数量	1	2	3	1
装料量 (g)	50-150	100-200	3 × 100	50-200
装料粒度 (mm)	12	12	12	12
出料粒度 (目)	80-200	80-200	80-200	100-325
粉碎时间 (min)	3-5	3-5	3-5	3-10
电机功率 (kw)	1.1	1.1	1.5	1.5
外形尺寸 (mm)	700 × 560 × 1040	700 × 560 × 1040	700 × 560 × 1040	700 × 560 × 1040
设备自重 (kg)	350	360	360	350

本产品的加工定制是是，品牌是光地，型号是GJ-1-2-3，重量是100 (kg)