

电热恒温干燥箱自然对流和强制热风循环干燥箱

产品名称	电热恒温干燥箱自然对流和强制热风循环干燥箱
公司名称	广州市乐邦医疗器械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:乐邦 型号:A/B/E
公司地址	广州市荔湾区花湾路600-636号A3栋1层107房
联系电话	020-81528688 18988926200

产品详情

一、概述 df系列电热恒温箱适用于医疗卫生、电子、塑料、制药、印刷、化工等行业及科研单位作高温干燥、消毒、高温试验、老化处理之用。本产品由温度控制仪温度监控，箱内温度直接由仪表读出，采用耐高温硅橡胶条进行密封，密封性好，无污染。箱门设有钢化玻璃观察窗，可直接观察箱内被烘物品情况。本产品分为自然对流（直热式）和强制热风循环（风热式）两种加热方式，而强制热风循环方式（风热式）的温度较为精确。本产品外壳采用优质冷扎板制造，表面喷漆，工作室分别有不锈钢材料和优质冷扎板材料供使用单位选用。

二、特性主要参数

型 号		东方—a		东方—b		东方—c	
外型尺寸(mm)	宽	540	640	440			
	深	480	580	400			
	高	780	880	630			
工作室尺寸(mm)	宽	400	500	300			
	深	350	450	250			
	高	400	500	300			
加热功率		1.2kw	2kw	1kw			
送风机功率			40w				
温度精度		室温加10 ~ 250	室温加10 ~ 200	室温加10 ~ 300			
控温精度		± 1					
加热方式		自然对流	强制热风循环	自然对流			
重量		41.5kg	62kg	25.5kg			
配搁架数		2件					

三、安全事项1.严禁将易燃易爆物品放入箱内。2.外壳要有良好接地。3.维护时先切断电源。

四、正常工作条件1.环境温度为5 ~ 40 。2.相对湿度 85%。3.电源：ac.220v ± 10% 50hz ± 2%。4.周围无强烈的振动和气流存在。5.无腐蚀性气体存在。五、使用和操作1.使用前应检查是否已接地线。2.调节好工作室搁板层的高度，将所烘物件放在搁板上（不要将物件直接放在箱的底层，这样会影响温度精确性）。3.接通电源开关，根据用户对升温速度的要求，选择“一般加热”或“快速加热”档。4.将控温仪调温盘旋至所需温度，此时绿色指示灯亮，表示开始加热，当室内温度达到所需温度时，红色指示灯亮，这时加热器不工作。干燥箱已进入自动恒温状态。

注：a.自然对流方式的干燥箱，当第一次进入自动恒温时，因受余热影响，温度可能会继续上升，约恒温30分钟左右，温度才会趋于稳定。 b.干燥箱进入自动恒温时，可将功率选择开关拨向一般加热档，以降低加热功率，保证恒温时温度值的稳定。c.强制热风循环方式的干燥箱，当电源开关接通后，不管加热器是否已开始加热，送风系统已开始工作，只有关闭电源开关，送风机才会停止工作。

广州市乐邦医疗器械有限公司是一家集生产、销售及售后服务于一体的专业医疗器械股份制企业，是华南地区最具规模的医疗器械经营企业之一。公司主营产品有：医用护理床、车、台系列；不锈钢器械、器皿；家用康复治疗系列；医用耗材；诊查体检设备；超声设备；手术室设备；妇科男科设备；制药煎药设备；治疗康复科设备等品种。 公司主要的国内客户群体有各种规模的医院、门诊、美容院、中医馆、社区卫生服务站及贸易公司等；对外出口主要有：中东、非洲、东南亚、南美洲、俄罗斯等多个国家和地区。 公司的服务宗旨和经营理念：顾客至上，诚信为本，相辅相成，共创繁荣。

广州市乐邦医疗器械有限公司

电 话：86 020 81528688

移动电话：18988926200

qq:2891843169

本产品的加工定制是否，品牌是乐邦，型号是A/B/E，类型是恒温干燥箱，材质是钢化玻璃耐高温硅橡胶条，温度范围是10~250（ ），功率是1.2KW，工作室尺寸是400*350*400（mm），重量是41.5（kg），适用范围是医疗卫生、电子、塑料、制药、印刷、化工等行业及科研单位作高温干燥、消毒、高温试验、老化处理