

250D高精度数显光照培养箱 非标定制

产品名称	250D高精度数显光照培养箱 非标定制
公司名称	金坛市三和仪器有限公司
价格	面议
规格参数	类型: 品牌:三和仪器 型号:250D
公司地址	江苏金坛市金坛市西环一路8号
联系电话	86-051982805822/82425822 13616135311

产品详情

数显光照培养箱主要技术参数产品特点：数显光照培养箱具有超温和传感器异常保护功能，保证仪器和样品安全；选配全光谱的植物生长灯，有利于植物的生长，提高抗病性。数显光照培养箱具有掉电记忆、掉电时间自动补偿功能；恒温控制系统，反应快，控温精度高。微电脑全自动控制，触摸开关，操作简便；可编程多段控制方式，白天、黑夜均可单独设置温度、湿度、光照度和时间等。风道式通风，工作室风速柔和，温度均匀；采用中空反射钢化镀膜玻璃，绝热性能好，美观大方。数显光照培养箱可选全封闭不透光灯罩，选装工作室电源，消毒装置等。备注：每种型号后面的b代表昼夜2个时间段；d代表1-8个多时间段。其中：温度、光照、时间均可多段设置。技术参数：容积：150l 250l控温范围：0~50 温度波动度： ± 0.5 温度均匀度： ± 1 光照度:0-3500-5000lx（光照可选，例：种子发芽可选3500lx,幼苗生长可选7500lx或以上。我公司所有培养箱都可根据用户要求增加光照强度）

数显光照培养箱使用说明：

- 1、接通电源，合上电源开关，整机通电，开关内的电源指示灯亮。
- 2、控温设定请参照智能型数字温度控制器说明书。
- 3、如需照明打开照明开关。
- 4、数显光照培养箱有断点保护功能及一分半钟左右延时功能，压缩机停机后再次启动要达一分半钟左右。

数显光照培养箱的维护和培养：

- 1、数显光照培养箱外壳应可靠接地。
- 2、培养箱要放置在阴凉、干燥、通风良好、远离热源和日晒的地方。放置平稳，以防震动发生噪音。

- 3、数显光照培养箱为保证冷凝器有效地散热，冷凝器与墙壁之间距离应大于100mm。箱体侧面应有50mm间隙，箱体顶部至少应有300mm空间。
- 4、培养箱在搬运、维修、保养时，应避免碰撞，摇晃震动；最大倾斜度小于45度。
- 5、仪器突然不工作，请检查熔丝管（箱后）是否烧坏，检查供电情况。
- 6、数显光照培养箱本培养箱制冷工作时，不宜使箱内温度与环境温度之差大于25度。

本产品的类型是光照培养箱，品牌是三和仪器，型号是250D，有效容积是250（L），温度范围是5-50（ ），温度波动度是1（ ），温度均匀度是99.9（%），光照度是 5000（可定制）（lx），电源电压是220（V），功率是500（W），尺寸是250L（mm），净重是75（KG），工作室尺寸是250L（可定制）（mm），加工定制是是，材质是不锈钢内胆