

# 便携食品安全干式分析仪多功能全项目检测仪

产品名称	便携食品安全干式分析仪多功能全项目检测仪
公司名称	深圳市芬析仪器制造有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市龙华区观澜街道新澜社区观光路1301号银星科技大厦B1006
联系电话	0755-36681369 17727825649

## 产品详情

便携食品安全干式分析仪（多功能全项目检测仪）CSY-STJA

便携食品安全干式分析仪（多功能全项目检测仪）仪器功能：

- 1、显示屏尺寸：7寸彩色中文液晶触摸显示屏
- 2、操作系统：Android 9.0操作系统，芯片A53 联发科 2G+16G（外置TF内存支持扩展128G）
- 3、GPS定位：支持卫星定位功能
- 4、系统更新：支持远程更新、新版本自动更新
- 5、手动参数设置：用户信息设置（可设置检测单位名称、单位地址（三级联动）、联系电话、责任人、审核员）可多账户设置。样品来源设置（样品来源、来源地址、责任人、信用代码、）新增样本设置（样品种类、所属种类）项目管理设置：网络加载、手动录入）

李工：177 2782 5649

6、数据分析：对检测结果进行圆饼图、柱状图、折线图汇总分析，统计便携食品安全干式分析仪（多功能全项目检测仪）

7、数据导出：支持USB数据导出，格式可选（TXT、word）

8、通讯接口：外置SIM卡插口（支持2G/3G/4G全网通）、外置存储TF内存插口、RS232、USB A型、USB B型、网口、wifi、蓝牙

9、打印功能：内置宽度58MM热敏打印机，（标准打印、合并打印、精简打印）3种打印模式可选，

单条或多条数据合并打印，可打印检测结果检测报告可打印项目名称、样品名称、检测结果、结果判断、检测日期、检测单位、检验人员、责任人、审核员、被检测单位等信息；USB B型接口可连接A4打印机打印结果；

10、数据上传：支持SIM（2G/3G/4G全网通）、网口、wifi进行数据传输及对接各地监管平台。

11、检索功能：样品名称检索选择、历史记录检索

12、关于我们：每台设备都有独立的出厂编号包含（产品编号、产品名称、型号、生产日期、生产厂家、厂家电话、负责手机号、当前最新版本（具有实时更新功能，有更新标志，标志需提供图片）、可手动修改设备编号

13、历史记录：内容显示 ID编号、样品名称、检测结果、对照值、检测限值、结果判定、检测日期、检测依据、检测项目、吸光度、透射比、被检单位、被检单位责任人、联系电话、信用代码、检测单位、检测单位负责人、检验员、审核员、上传状态等信息

14、屏幕尺寸、打印波特率、仪器自检（开启、关闭2种模式）自检数值、异常范围

15、仪器尺寸：425\*300\*150（mm）

技术参数：

2、便携食品安全干式分析仪（多功能全项目检测仪）

2.1、检测口：单联

2.2、检测方法：免疫层析胶体金法

2.3、测量原理：反射光谱测试法（非拍照扫描）

2.4、检测波长：525nm ± 5nm

2.5、检测结果：浓度值（国家法定样品检测项目的浓度单位）及阴阳性判断

2.6、准确度：CV值 3%

2.7、批间差：CV值 3%

2.8、智能检测：自动精准识别CT线位置，支持色度检测，CT比值检测，T线检测等多种拟合方式，检测仓封闭性设计，可根据检测任务自动打开或关闭舱室

2.9、检测项目：L霉素、孔雀石绿、喹诺酮类、F喃妥因代谢、F喃西林代谢、呋喃它酮代谢、F喃唑酮代谢、克伦特罗、莱克多巴胺、S丁胺醇、黄曲霉毒素B1、玉米赤霉烯酮、呕吐毒素、H丙沙星、EN诺沙星、三聚氰胺、磺胺等

2.10、判断依据：国家标准GB31650-2019。便携食品安全干式分析仪（多功能全项目检测仪）