

天能HE-90小号水平电泳槽

产品名称	天能HE-90小号水平电泳槽
公司名称	深圳市兴鸿联科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:天能 型号:HE-90
公司地址	中国 广东 深圳市 深圳市龙岗区
联系电话	86-755-86008500 18926756115

产品详情

1.槽体采用高强度高透明度聚碳酸酯材料注塑成型，免除液体渗漏、便于观察电泳进程。2.槽盖采用双透气狭缝设计，减少电泳过程中槽盖上的雾气，便于观察电泳进程。3.安全按钮式开盖设计，方便电泳槽盖的开启。4.多重安全设计，免除了可能产生的操作安全问题。5.配用制胶器，制胶时无须胶布封口。6.制胶器为耐高温材料（135摄氏度）注塑成型，不变型。7.制胶梳子（0.75mm和1.5mm二种厚度，9齿和17齿二种齿数）为耐高温材料（135摄氏度）注塑成型，不变型，尺寸精度高，不宜损坏。8.9、17齿的梳子可与8通道移液器配套使用，减少操作者的工作强度。9.制胶盘固定托架中可层叠1~4块凝胶同时进行水平电泳，实现可供选择的高通量实验，（单槽中最多可同时进行204个样品的电泳实验）。10.国际流行外型设计，精品理念，达到国外同类产品同等水平。

电泳槽承载凝胶的最大面积：8x10.5cm制胶托盘种类：8x10.5cm最大电压负荷：250v容纳缓冲液最大体积：400ml外型尺寸（lxwxh）：28x12.5x6.5 cm

(一)灌胶量

制胶架规格	灌胶量
8x10.5 cm	40~45ml/块

(二)加样量

样品梳子规格	最大加样量
0.75 mm9 teeth	15 μ l
0.75 mm17 teeth	6.5 μ l
1.50 mm9 teeth	30 μ l
1.50 mm17 teeth	13 μ l

(三)缓冲液用量

层叠胶板使用数量	参考缓冲液用量
1	180 ml
2	250ml
3	340ml
4	390 ml

he-90型小号水平电泳槽是用来对少量或大批量核酸样品进行快速琼脂糖电泳的装置。

制胶可在制胶器的胶槽中完成（无需胶布封口）。配备的制胶器可以灌制8x10.5cm的小胶。制胶盘架上可同时放置3把或2把或1把梳子，使单块胶制备时样品孔的数量可供选择（9、17、18、34、27、51）。

电泳槽的制备梳子有9齿和17齿二种齿数，并有可供选择的0.75mm和1.5mm二种厚度，以满足不同上样量的需要。

多块灌制好的琼脂糖凝胶（1~4块胶）可层叠放入制胶盘支架中同时进行水平电泳，实现可供选择的高通量实验（单槽中最多可同时进行204个样品的电泳实验），可节省实验空间和实验经费。

本产品的加工定制是否，品牌是天能，型号是HE-90，产品用途是对少量或大批量核酸样品进行快速琼脂糖电泳，重量是0.5（Kg），外形尺寸是28x12.5x6.5cm，类型是电泳槽