

# 手持折射仪折光仪 便携式折光仪 折射仪折光仪价格

产品名称	手持折射仪折光仪 便携式折光仪 折射仪折光仪价格
公司名称	郑州南北仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	类型:棱镜折射仪 品牌:南北
公司地址	郑州市金水区北环路72号A座26层03号
联系电话	0371-56696891 13937153969

## 产品详情

产品名称：手持折射仪折光仪

详细说明：

手持折射仪分糖度计、盐度计、冰点仪、酒精、医用、蜂蜜、牛奶豆浆等系列。糖度计应用在罐头食品、果汁制造、酿酒发酵、水果蜂蜜采收等领域。盐度计应用在各种酱菜、泡菜、腌制菜、盐渍食品、海水生物饲养、水族馆、生理盐水制备等领域。酒精浓度计系列应用在白酒、米酒中酒精（乙二醇）浓度的检测。医用折射仪应用在血清蛋白、尿液比重的检测。工业系列应用在汽车电瓶液、冷冻液、清洗液的检测，机床润滑液、切削液的检测。我厂产品具有结构简单防震、操作携带方便、视野清晰、价格低廉等优点，能满足不同用户的检测要求。

产品咨询电话：139 3715 3969，0371-5669 6891联系人：张雅丽 qq：2845887288，1638936231，2695553440

一、主要技术参数：

1)主要类型:糖度计，盐度计，酒精浓度计，工业用浓度计，切削液，蜂蜜，牛奶，豆汁等等；

在产品的售后服务方面工厂承诺一年内免费保修。

2)测量范围及最小刻度：（见每个系列的详细参数）

具有温度补偿功能,使数据更加精确

4)目镜已升级,具有更高的清晰度,减少观察者的疲劳感.

## 二、产品应用:

手持折光仪具有结构简单防震、操作携带方便、视野清晰、价格低廉等优点。

糖系列应用在罐头食品、果汁制造、酿酒发酵、饮料、水果、蜂蜜采收等领域。

盐系列应用在海水养殖、水族馆、生理盐水制备等领域。

医用系列应用在血清蛋白、尿液比重的检测。

工业系列应用在汽车电瓶液、冷冻液、清洗液的检测，机床润滑液、切削液的检测。

酒精系列用在白酒、米酒中酒精（乙二醇）浓度的检测。

牛奶豆浆系列用来控制豆浆的味道以及甜度，是豆制品加工行业以及食堂、豆浆厂、饭店餐厅的必备工具。

## 三、使用方法：（参照产品结构图）

1)将折光棱镜对准光亮方向，调节目镜视度环，直到标线清晰为止；

2)调整基准(低量程):测定前首先使标准液(纯净水)、仪器及待测液体基于同一温度。掀开盖板，然后取1~2滴标准液滴于折光棱镜上，并用手轻轻按压盖板得出一条明暗分界线。旋转校准螺栓使目镜视场中的明暗分界线与基准线重合(0%)；高量程仪器校准,需配合标准块,请在厂家指导下进行.注：本光学仪器出厂时已调校好，直接使用,无需校准。3)掀开盖板，用柔软绒布擦净棱镜表面，取1~2滴被测溶液滴于折光棱镜上，盖上盖板轻轻按压，至没有气泡.将折光棱镜对准光亮方向,从目镜读取明暗分界线(见下刻度图示例)的相对刻度，即为被测液体的浓度值及密度值。4)测量完毕后，直接用潮湿绒布擦去棱镜表面及盖板上的附着物，待干燥后，妥善保存起来。

## 四、注意事项及维护：

1)使用完毕后，严禁用自来水直接冲洗，避免光学系统管路进水；

2)在使用与保养中应轻拿轻放，精心保养，光学零件表面不应碰伤划伤；

3)本仪器应在干燥、无尘、无腐蚀性气体的环境中保存，以免光学零件表面发霉；4)与被测物接触的棱镜属易耗品，不能修复，请予以理解；

5)用户必须遵守上述使用方法，如造成损坏不在保修范围内，不予以保修。

6)保修期限：产品报修两年，终身维护。

糖度计|盐度计|冰点仪|折射仪|尿液比重计|乳化液浓度计|蜂蜜浓度计|酒精浓度检测|牛奶浓度检测

郑州南北仪器设备有限公司具有完善的售后服务保障体系，覆盖国内各市县区的售后服务网络，产品使用期间凡发生质量问题，只需拨打南北仪器售后服务热线，后续的故障确认，技术指导，上门服务，定期回访都有我南北仪器售后服务体系完成。

如需了解更多产品详细信息和相关资料及优惠价格请电话联系我们 联系人：张雅丽手机：13937153969 电话：0371-60153588，56696891 传真：0371-60153566 qq: 1638936231，2845887288 邮政编码：450000 办公地址：中国.郑州市、北环路72号您可以通过热线电话或者客服手机联系我们，我们的销售经理会尽快和您联系。

本产品的加工定制是是，类型是棱镜折射仪，品牌是南北，型号是手持折射仪折光仪，测量范围是手持折射仪折光仪（%），格值是手持折射仪折光仪（%），重量是手持折射仪折光仪（g），适用范围是通用