

紫外分析仪 ZF-6 三用 特价 分析仪 三用紫外分析仪

产品名称	紫外分析仪 ZF-6 三用 特价 分析仪 三用紫外分析仪
公司名称	郑州博科仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:嘉鹏 型号:ZF-6
公司地址	郑州高新技术产业开发区莲花街316号9幢4层405室
联系电话	18037306062 15333715722

产品详情

电话：86- 0371-53789313 移动电话：18037306062 传真：86- 0371-67896722

莱茵认证：

我公司坚持以德国莱茵认证的严谨规范要求产品品质，是国内实验仪器设备行业唯一通过莱茵认证的公司。

德国莱茵t ü v集团是德国政府认可的gs标志测试与发证机构。德国莱茵t ü v集团也是cb构架的成员，具有3席国家认证机构的资格(ncb)。可以提供更完整的国际认证服务，协助厂商有效率的符合目的国的法规标准，同时降低产品的风险。

针对不同的产品，德国莱茵t ü v中国集团为您提供多种适合的认证服务：gs 标志，ce 标志，t ü v标志，cb scheme，emc 标志，asme，ped，锅炉及压力容器检测，e/e标志，bauart 标志/type approval，蓝牙技术，人体工学，toxproof无毒测试，tco认证，weee&rohs等。

产品介绍：

zf-6型三用紫外分析仪可发出长波紫外线（365nm）短波紫外线强度高、稳定性好、使用方便、可靠，深受广大用户欢迎。zf-6型三用紫外分析仪在科研、生产等各个领域具有广泛用途。

仪器后视图：各部位名称

仪器的侧室图：

以下是仪器的细节图片：

控制面板的部分：

仪器后视图细节部分：

电源线

仪器的包装图：细致、安全性高

zf-6型三用紫外分析仪特点

zf-6型三用紫外分析仪采用模具成型abs塑料外壳，紫外线强度高，性能稳定，使用方便，设置三个开关，分别控制254nm，365nm，可见光，三种波长的光辐射，广泛应用于dna，rna观察，电泳凝胶样品的直接观察和分析在食品工业中检测香菇,食用菌的增白，护色,面粉中荧光增白剂，黄曲霉素，食品添加剂，粮食，变质蔬菜，水果，可可豆脂，糖，蛋等质量检测各种荧光材料，荧光指示剂。可用于地质考古部门检查各种矿物质，判别文物化石的真伪和**部门检查指纹测定密写字迹等以及需要荧光分析或鉴定的部门使用。1、三用紫外分析仪在生物化学、医学中，可对dna、rna电泳凝胶样品进行观察分析，检测蛋白质、核苷酸等。2、三用紫外分析仪在制药工业中，可用来检查激素生物碱、维生素等能产生荧光的药品质量，特别适宜作薄层分析、纸层分析和检测。3、三用紫外分析仪在化工、染料工业中，可鉴别不同种类的原油和橡胶制品，测定各种荧光材料、荧光指示剂、添加剂等。4、三用紫外分析仪在纺织工业中可用于鉴别棉花、合成纤维、真丝人造纤维、羊毛等各种原料。5、在食品工业中可用于检验黄曲毒素、食品添加剂、以及粮食、蔬菜、水果、可可豆脂、糖、蛋等的质量。6、在公安部门可用于法医鉴定等场合。

zf-6型三用紫外分析仪主要技术性能

- 1、紫外线波长：短波紫外波长为 254nm、长波紫外波长为 365nm
- 2、电源：ac220v ± 10%50hz
- 3、功率：短波紫外：6w、中波紫外：6w、长波紫外：6w、可见光：4w、紫外滤色玻璃尺寸：200 × 50mm

品名	zf-6型三用紫外分析仪	zf-4型四用紫外分析	zf-5手提式紫
紫外线波长	254、365nm	254、302、365nm	254、365、3

紫外灯管	6w × 2根	6w × 3根	6w × 2根
紫外滤光片尺寸	200 × 50mm	200 × 80mm	200 × 50mm
可见光	4w		
温度	0 ~ +35	相对湿度	80%
保修	一年		
重量	8kg		
功率	25w		
电源	ac220v ± 10% 50hz		

zf-6型三用紫外分析仪操作使用注意事项： 紫外滤色片不能和金属物体碰擦，不能受力，表面应保持干燥清洁，每次使用完毕要用干净纱布擦净。 操作人员使用时，应将紫外线对准样品照射，并避免紫外线照射到人体。

本产品的加工定制是否，品牌是嘉鹏，型号是ZF-6，种类是三用紫外分析仪，紫外功率是25W（W），紫外波长是254、365nm，滤色片规格是200 × 50（mm）