

HS-600顶空进样器，操作方便经济型顶空进样器，进样器

产品名称	HS-600顶空进样器，操作方便经济型顶空进样器，进样器
公司名称	杭州艾普仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:艾普 型号:HS-600
公司地址	杭州市江干区笕丁路168号
联系电话	0571-88294735 13386528188

产品详情

顶空进样技术是气相色谱法中一种方便、快捷的样品前处理方法，其原理是将待测样品置入一密闭的容器中，通过加热升温使挥发性组分从样品基体中挥发出来，在气液（或气固）两相中达到平衡，直接抽取顶部气体进行色谱分析。顶空气相色谱法只将挥发和半挥发的组分引入柱子，可避免非挥发性的物质对系统的污染，样品处理简便，分析效率高。

产品用途1. 法庭科学：血、尿中醇、醛、酮等挥发性毒物的检验2.
交通安全：车辆驾驶人员饮酒及醉酒驾车时血液中酒精含量值的检验3.
酿酒食品行业：啤酒中低沸点香味成分的测定；浸出油中的6#溶剂残留量的检测4.
环境保护：如江、河、湖等地表水及自来水中挥发性卤代烃的测定5.
制药行业：药品中的残留溶剂的检测6. 材料控制：饮料瓶中乙醛残留量的检测

产品特点1. 可加热的气密针套，确保样品无稀释、无冷凝2. 灵敏度高，重现性佳3.
最多可同时加热六个样品，效率高4. 多种规格的顶空瓶

产品性能1. 最高温度：100 (0.1 增量任设)2. 控温精度：0.5 3.
平衡时间设置：0-99h59分钟(带声音提示)4. 进样体积：最大2.5ml(使用1.0ml和2.5ml气密性进样针)5.
顶空瓶规格(最多放置六个)：2，10，20 ml(可选)6.
从25 到70 的稳定时间：8min(使用1ml气密针和六个20ml空瓶)

工作步骤

本产品的加工定制是是，品牌是艾普，型号是HS-600，类型是顶空进样器，规格是其他进样器