

# 磁力加热搅拌器79--1 搅拌器

产品名称	磁力加热搅拌器79--1 搅拌器
公司名称	东营区东明化工产品商行
价格	面议
规格参数	搅拌机类型: 应用领域:化工 物料类型:液-液
公司地址	中国 山东 东营市东营区 北二路538号【姜仔鸭大厦对面】
联系电话	86-05468521011 13605469800

## 产品详情

磁力（加热）搅拌器广泛用于各大中院校、环保、科研、卫生、防疫、石油、冶金、化工、医疗等单位，是实验室化验人员理想必备的工具。

一、磁力加热搅拌器用途与特点：磁力加热搅拌器采用优质直流电机，噪音小，调速平稳，全封闭式加热盘可作辅助加热之用。恒温磁力搅拌器可设定温度及温度显示，可长期加热使用，数显直观准确。由聚四氟乙烯和优质磁钢精制成的搅拌子，耐高温、耐磨、耐化学腐蚀、磁性强。可在密闭的容器中进行调混工作，使用十分理想与方便。

二、磁力加热搅拌器技术参数：电源：ac220v ± 10% 搅拌转速：100 ~ 1500r/min 最大搅拌容量：1000ml 加热功率：200w 外形尺寸：120 × 210 × 65 (mm)

三：磁力加热搅拌器使用方法使用本仪器时，首先请检查配件是否齐全，然后按顺序先装好夹具，把所需搅拌的溶液放在镀铬盘正中。加入溶液把搅拌子放在烧杯溶液中，然后先插上仪器接插的电源插头，再接通电源打开电源调速开关，指示灯亮，即开始工作，然后选定你所需的温度，调速是由低速逐步调至高速，不允许高档直接起动，以免搅拌子不同步，引起跳动，不搅拌时不能加热，加热有波段开关控制，不工作时应切断电源。仪器应保持清洁干燥，严禁溶液进入机内

四：磁力加热搅拌器注意事项（1）

搅拌时发现搅拌子跳动或不搅拌，检查一下烧杯是否平稳，位置是否正。（2）

中速运转可延长使用寿命（3）使用时请接上地线

五：磁力加热搅拌器整机清单：1、整机1台2、搅拌子1只3、电源线1根4、镀铬立杆1支5、镀铬十字节1只6、橡胶夹头1只7、胶木支紧螺丝2只

本产品的搅拌机类型是多功能搅拌机，应用领域是化工，物料类型是液-液，适用物料是化学品，动力类型是磁力，布局形式是卧式，品牌是上海，型号是79--1，搅拌方式是潜水式搅拌，作业方式是循环作业

式，每次处理量范围是出料1000-3000L（L）