

ZTS-10L双层玻璃反应釜，中试生产设备

产品名称	ZTS-10L双层玻璃反应釜，中试生产设备
公司名称	郑州紫拓仪器设备有限公司
价格	11800.00/台
规格参数	种类:玻璃反应釜 品牌:郑州紫拓 真空度(mpa):0.098
公司地址	郑州市中原区中原路南、华山路东11幢2单元28层2823号
联系电话	0371-63328253 18736028290

产品详情

工作原理：利用双层玻璃的特点，在两层玻璃的夹层中间放置反应溶媒，通过搅拌夹层中的冷热源可以做循环反应，这样就可以实现冷却和恒温加热反应。而且因为物料是在反应釜内进行的反应，可以更好的控制反应溶媒的回流与蒸发，反应过后物料可以直接从反应釜釜底的出料口放出，操作简单方便。所以说玻璃反应釜是目前合成实验中最受青睐的实验室仪器设备。用途特点：

双层玻璃反应釜zts-10l在各个领域内得到了广泛的应用，这其中包括高校科研实验、食品加工、医疗制药、机械化工等实验室，之所以被这么多行业所看重，是因为它可以在恒温、恒速、恒力的条件下进行浓缩、蒸馏、会留、分离、提纯反应，对于实验、教学、中式、检测来说是至关重要的实验仪器设备。1.采用国际先进水平的电机、精密零件，质量安全可靠，性能优越。2.设备整体采用铝合金、不锈钢以及新型的优质材料打造，具有防生锈、防腐蚀、耐磨损等特点，整体结构美观、新颖、实用。3.采用先进的高硼硅玻璃材质，具有良好的耐高温、高硬度物理性能及高化学稳定性。4.密封圈采用的是聚四氟乙烯材料和特种橡胶材料，能够在各种溶剂下保持高真空度的效果，进一步的完善设备性能。5.放料阀门采用无死腔设计、防腐蚀材料，回收溶媒极为方便。6.设备自带真空表，可以更加精确的调试物料工作所需要的真空度。7.设备机体采用标准化的连接方式，组装起来简单方便，节省组装调试时间。8.夹层中的残留溶液在实验结束后，可以彻底清除，不积液，保证了设备的清洁。

技术参数：

基本参数	型号	zts-10l
	反应瓶(l)	10

釜盖瓶口数(个)	6
真空度(mpa)	-0.098
搅拌转速(rpm)	0-450
搅拌轴径(mm)	12
电机功率(w)	90w1/3
电压/频率(v/hz)	220/50
外形尺寸(mm*mm*mm)	650*500*2000

功能配置

变频调速

立式冷凝器

数显转速

测温管

四氟组建件密封件

加料活塞

蒸馏装置

回流装置

下放料

真空表

万向节连接

高低温智能数显

螺旋推进搅拌器

防爆电机

防爆控制器

说明： 标准选配； 选配

玻璃反应釜：<http://zzztyq.1688.com>