

便携式酸度计 PH酸度计 笔式酸度计

产品名称	便携式酸度计 PH酸度计 笔式酸度计
公司名称	上海天垒仪器仪表有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:天垒 型号:PH计
公司地址	上海市金山区新农镇温河村3086号
联系电话	13989840618

产品详情

袖珍数显笔式酸度计,引进先进的技术与采用进口元器件,极大地缩小了体积,降低了成本,保持原有的优良品质,使酸度计的使用得到了普及。袖珍数显ph计是经典品牌的袖珍数显酸度计,以高稳定、高可靠、使用简便、价格低廉而风行全球,深受广大用户的青睐。

主要技术指标：测量范围:0.00-14.00ph精度: ± 0.1 ph 分辨率:0.1ph工作温度：0 ~ 50

电池：3x1.5v(ag13型纽扣电池)

外形尺寸:142mm(l) × 29mm(w) × 15mm(h)

重量：51克

现在购买免费送标准校正缓冲粉4.00和6.86各一包. 每包可配置250ml标准液.

二、ph计校同时增准：

- 1、将ph电极浸入ph值为6.86(25℃下,的混合磷酸盐标准缓冲溶液中,并轻轻摇动。
- 2、用小起子调整校正电位器,直到显示值与标准缓冲溶液在环境温度下的ph值相符。
- 3、把电极插入ph4.00的磷酸二甲酸氢钾或ph9.18的硼砂标准缓冲溶液中。
- 4、过约二分钟左右. 显示值与缓冲溶液的ph值相比应在误差允许范围内。 注意事项：
在下列情况下, ph计必须重新校准：校准后已使用(或放置)很长时间；电极使用特别频繁；测量精度要求比较高。

无论自动校正的ph笔还是手动的, 都需要校正, 不存在不用校正的ph笔, 但是校正很简单

第一：把ph笔的电极插到标准药水里，首先校正6.86，测量下如不是6.86就用

我们赠送校正的工具，就是黄色的小起子，对着ph笔后面的圆孔，左右转动就可以！转动到6.86！

药水不要弄脏，可以重复使用，校正完后用纯净水洗干净后，擦干后同样的方法校正4.00！如不经常使用的话，可在2-3月校正一次！第二：如何保养ph笔：长期不用的话，可在半个月左右的时间，把ph笔的电极浸泡在纯净水里，插在一次性杯子里就可以！三、操作步骤：1、取下保护套。

2、先用蒸馏水清洗ph计的电极(或者纯净水)．并用滤纸将电极擦干。3、接通位于电池仓上的开关。4

、将ph计插入被测液体，直到液体浸到“浸没线”，条件允许，可使溶液浸到略高于“浸没线”的位置

。5、轻轻地搅拌溶液并等待二分钟左右．读取显示值。

6、使用完毕．清洗电极．关掉开关．套上保护套。 度计校准物:即ph标准固体物质。开包加水后即可使用。适用于任何型号酸度计的校准。两种规格为 $\text{pH}=4.00$ ；6.86和有效期为五年。

我们赠送的校准粉您可以根据粉包背面的说明用蒸馏水配置成校准液

每包用250ml的蒸馏水配置 蒸馏水在大超市或是药房 就可以买到

如果您找不到蒸馏水的话可以用矿泉水配置 误差基本为0

本产品的加工定制是否，品牌是天垒，型号是PH计，类型是便携式PH计，测量范围是0-14