

HS-60便携式PH计 便携式PH计

产品名称	HS-60便携式PH计 便携式PH计
公司名称	北京华世天利工控科技中心
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:HS-60 类型:便携式PH计
公司地址	中国 北京 北京市 海淀区知春路118号知春大厦C086
联系电话	86-010-62564073 13426342823

产品详情

在线便携式酸度计/水族ph检测仪012大屏幕显示，分辨率与精度高，读数便捷，快速准确。测量准确，操作简单，坚固而耐用，经济实用，完全符合各种行业测试需要。仪器可进行两点手动校正，以确保测量数据的准确性。配备bnc的复合电极与9v折叠充电电池，在全球各地方方便更换电极与不需更换电池。总之是一款测量范围广，精度高，体积小，使用十分方便，价廉物美的好产品。主要技术指标:测量范围: 0.00~14.00ph精度: ± 0.03 ph分辨率: 0.01ph工作温度: 0 ~50 自动温度补偿: 0 ~50 电池:9v充电电池1节.充电器1套尺寸: 128mm \times 68mm \times 25mm校准方式: 手动两点校准

无论自动校正的ph笔还是手动的，都需要校正，不存在不用校正的ph笔，但是校正很简单

第一：把ph笔的电极插到标准药水里，首先校正6点86，测量下如不是6点86就用

我们赠送校正的工具，就是黄色的小起子，对着ph笔后面的圆孔，左右转动就可以！转动到6点86！

药水不要弄脏，可以重复使用，校正完后用纯净水洗干净后，擦干后同样的方法校正4点00！

如不经常使用的话，可在2-3月校正一次！

第二：如何保养ph笔：长期不用的话，可在半个月左右的时间，把ph笔的电极浸泡在纯净水里，插在一次性杯子里就可以！

三、操作步骤：

- 1、取下保护套。
 - 2、先用蒸馏水清洗pH计的电极(或者纯净水)，并用滤纸将电极擦干。
 - 3、接通位于电池仓上的开关。
 - 4、将pH计插入被测液体，直到液体浸到“浸没线”，条件允许，可使溶液浸到略高于“浸没线”的位置。
 - 5、轻轻地搅拌溶液并等待二分钟左右，读取显示值。
 - 6、使用完毕，清洗电极，关掉开关，套上保护套。
- 度计校准物:即pH标准固体物质。开包加水后即可使用。适用于任何型号酸度计的校准。两种规格为pH=4.00；6.86和有效期为五年。

本产品的品牌是华世天利，型号是HS-60，类型是便携式PH计，显示方式是数显，测量范围是0.00~14.00 pH，精度是99.99%，电源电压是24（V），工作温度是-10--28（℃）