

# 已售5台苏州净化BHC-1300 A/B2生物安全柜/苏净二级生物安全柜

产品名称	已售5台苏州净化BHC-1300 A/B2生物安全柜/ 苏净二级生物安全柜
公司名称	南京晓晓仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:苏州净化 型号:BHC-1300 A/B2
公司地址	南京市秦淮区西一新村14号102室
联系电话	13776665088 13913018188

## 产品详情

bhc-1300iia/b2生物洁净安全柜bhc-1300iia/b3生物洁净安全柜生物洁净安全柜是当今微生物实验室之必需品，特别是那些对操作者需要采取保护措施的场所。如医疗、制药、科研等进行细菌培养时提供既无菌无尘又工作安全的环境。特点 1、气幕式隔离设计，防止内外交叉污染。2、上下移动玻璃，方便灵活。3、排风处设有专用过滤器，控制排放污染。4、配备专用防水插座和排污接口为操作者提供极大方便。5、电器采用液晶开关控制。

参数	bhc-1300iia/b2生物洁净安全柜	
洁净度	100级@ 0.5 μm(美联邦209E)	
菌落数	0.5个/皿 . 时 ( 90mm培养皿)	
平均风速	门内侧	0.38 ± 0.025m/s
	中间	0.26 ± 0.025m/s
	里侧	0.27 ± 0.025m/s
前面吸入风速	0.35m ± 0.025m/s	0.5
气密度	10 -6 m/s(在500pa压力下)	10 -6 m
噪音	62db(a)	
振动半峰值	5 μm	
照度	300lx	
电源	ac单相220v/50hz	ac单相
最大功耗	0.6kw	
重量	< 250kg	
高效过滤器规格及数量	995 × 640 × 50 ×	1335
荧光灯/紫外灯规格及数量	20w × /20w ×	30w

四、安装使用本工作台就位地点应在环境较为清洁的工作室内（最好置于十万等级或三十万等级的初级净化间），插上电源，按控制面板上的所示功能开启即可，在开机前应对净化台的工作区面及外壳进行认真清洁处理，去除表面积尘，开机后十分钟即可进行实施正常操作使用。五、维护1、根据实际情况，

定期将初效过滤器拆下清洗，清洗周期一般为3~6个月。（若长期不清洗，积尘将导致进风量不足而降低洁净效果）。2、当正常调换或清洗初效空气过滤器后，仍不能达到理想的截面风速时，则应调节风机的工作电压，从而达到理想的均匀风速。3、一般在使用十八个月后当风机工作电压调整至最高点时，仍不能达到理想风速时，则说明高效空气过滤器积尘过多（滤料上滤孔已基本被堵，要及时更新），一般高效空气过滤器的使用期限为十八个月。4、更换高效空气过滤器时，应注意型号规格尺寸的正确（原生产厂家配置），按箭头风向装置，并注意过滤器的周边密封，绝对无渗漏现象发生。六、一般故障原因及排除方法

故障现象	原因	排除方法
总电源开关和不上，自动跳闸	1、风机卡死导致电动机堵转，或者线路有短路。	1、调整风机轴位置，或者更换叶轮和轴承，检查线路是否完好。2、对照电路图逐点检查线路、元器件对外壳的绝缘电阻，修复绝缘故障部位。
风速较低	初效过滤器积尘过多高效过滤器失效	清洗初效过滤器。更换高效过滤器。
风机不转	接触器不工作风机电源熔芯已熔断	检查接触器线路是否正确。更换熔芯。
荧光灯不亮	灯管或继电器损坏灯管电源熔丝已熔断	更换灯管或继电器。更换熔芯。

本产品的加工定制是否，品牌是苏州净化，型号是BHC-1300 A/B2，产品适用范围是实验室，科研单位，院校，测量范围是100级@ 0.5 μm(美联邦209E)，电源是AC单相220V/50Hz，工作电压是220（V），外形尺寸是1300\*800\*1950，重量是250（kg），产品别名是生物安全柜，处理风量是0.35m ± 0.025m/s，规格是30%排风