

实验室仪器 台式离心机4000转 TDL-5A

产品名称	实验室仪器 台式离心机4000转 TDL-5A
公司名称	金坛市城东超韵实验仪器厂
价格	面议
规格参数	品牌:超韵 型号:TDL-5A
公司地址	金坛市通达路1-3号
联系电话	86-051982311477 15995007999

产品详情

台式低速离心机离心分离技术是根据颗粒在一个实用离心场合中的状态而发展起来的新技术。不同密度，大小或形状的颗粒在不同的离心场合中沉降，所以一个大体是球形非均一的混合物，可以用离心的方法加以分离，离心机是为了进一步研究生物化学，分离大量的物质。例如收集细胞，分离血浆，从这些预纯化的制剂中分离dna和蛋白质分子，并可分离出病毒以及大规模大肠杆菌，产细胞成分，核蛋白微粒等。本机采用无刷直流电机，微机控制，具有rcf自动计算与设定。设有多种程序保护。操作简便，具有自动平衡功能。

台式低速离心机主要技术参数：

1．使用电源：交流220v50hz 2．整机功率：600w 3．转速：5000转/分可调 4：离心容量：1号250mlx4 50mlx8 10mlx36 5：相对离心力：3960 xg

台式低速离心机使用方法：

台式低速离心机先将本机所配离心管加入需分离的物资，分别插入离心头孔中，每支离心管所加物质的质量必须基本相等，合上盖板，接通电源，根据面板上的指示选择好所需要的速度和工作时间，再按认可键和启动键，此时离心机即开始工作。当到达设定的工作时间时会自动发出报警声。

台式低速离心机注意事项：

1：严禁各种液体或其他杂物进入离心工作室。否则回损坏主机。 2：仪器外壳应妥善接地，以免整机受潮影响而发生意外。 3：离心头在高速运转时请不要随意打开上盖。 4：当选择认可产品错误时会自动报警。提醒你重新选择认可 5：当离心机平衡体失重大于10克时会自动报警仪器停止工作。请你重新加注离心溶液。

台式低速离心机维修及配件：

在使用该离心机时如发现离心头偏心，请懂行人员查修，首先打开底盖，查看电机三根支柱是否

偏位。进行调整即可。如有其他情况通知我厂维修。

本产品的加工定制是是，品牌是超韵，型号是TDL-5A