

上海越平NDJ-8S数字式旋转粘度计 全新

产品名称	上海越平NDJ-8S数字式旋转粘度计 全新
公司名称	上海久然仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:其他 型号:NDJ-8S
公司地址	浦东新区老港镇良欣路456号4幢320室
联系电话	021-58306818 13524095558

产品详情

ndj-5s/8s型数字显示粘度计是本公司旋转粘度计的升级换代产品。本仪器采用先进的机械设计技术、制造工艺和微电脑控制技术，数据采集正确；显示器选用蓝色背光、高亮度的lcd显示屏，数据显示清晰。

本仪器具有测量灵敏度高，测试结果可靠，使用操作方便，造型美观大方等特点，是用来测量牛顿型液体的绝对粘度和非牛顿型液体的表观粘度的仪器，可广泛应用于油脂、油漆、塑料、药物、饰品、涂料、洗涤剂等各种物体粘度的测量。

主要技术指标

型号	ndj-5s	ndj-8s
测量范围	10 ~ 2 × 10 ⁵ mpa.s	10 ~ 2 × 10 ⁶ mpa.s
转子规格	1、2、3、4号转子（选配0号转子可测低粘度至0.1mpa.s）	
转子转速	6、12、30、60转/分	0.3、0.6、0.5、3、6、12、30、60转/分
自动档	能自动选择合适转速或提示转子号	
读数稳定光标	竖条方块光标满格时显示读数基本稳定	
测量精度	± 2%（牛顿液体）	
供电电源	交流220v ± 10% 50hz ± 10%	
工作环境	温度5 — 35 ，相对湿度不大于80%	
外形尺寸	370 × 325 × 280 mm	
净重	6.8kg	

工作原理

本仪器为数显粘度计，由电机经变速带动转子作恒速旋转。当转子在液体中旋转时，液体会产生作用在转子上的粘度力矩，该粘性力矩也越大；反之，液体的粘度越小，该粘性力矩也越小。该作用在转子上的粘性力矩由传感器检测出来，经计算机处理后得出被测液体的粘度。

本仪器采用微电脑技术，能方便地设定量程(转子号及转速)，对传感器检测到的数据进行数字处理，并且在显示屏上清晰地显示出测量时设定的转子号、转速、被测液体的粘度值及其满量程百分比值等内容。

ndj-5s配有4个转子（1、2、3、4号）和4档转速（6、12、30、60转/分），由此组成的16种组合，可以测量出测定范围内的各种液体的粘度。

ndj-8s配有4个转子（1、2、3、4号）和8档转速（0.3、0.6、1.5、3、6、12、30、60转/分），由此组成的32种组合，可以测量出测定范围内的各种液体的粘度。

随机附件

- 1、主机1台
- 2、1、2、3、4号转子1套（注：0号转子是选购件）
- 3、电源适配器1套
- 4、保护架1只
- 5、底座1只
- 6、升降立柱1套
- 7、使用说明书1本
- 8、合格证1张
- 9、保修单1张

10、内六角板头1只

11、呆扳手2只（注：大小各1只）

本产品的加工定制是否，品牌是其他，型号是NDJ-8S，类型是旋转粘度计，测量范围是 $10 \sim 2 \times 10000000$ (MPa . s)