

盛威利牌精密增力电动搅拌器

产品名称	盛威利牌精密增力电动搅拌器
公司名称	金坛市盛威实验仪器厂
价格	面议
规格参数	功率输出:100 (w) 净重:11 (kg)
公司地址	江苏 常州 尧塘镇水北圣堂稻板田8号
联系电话	86-051982555509 13815006221

产品详情

jj-i型增力电动搅拌器

一、 特点：

jj-1电动搅拌器是在本公司研制生产的大功率电动搅拌器基础上改进而成，设有机械定时，搅拌棒选材不锈钢，有优越的抗腐蚀性能，操作简便，运转平稳，无级调速，小而强有力的马达能在较广的速度范围内对高黏度的液体溶液进行精密稳定的搅拌，特别适合大体积的样品，是石油、化工、医药卫生、环保、生化实验室、分析室、教育科研的必备工具。

二、 性能：

- 1、 电源：单项交流50hz 220v ± 10%
- 2、 电机功率：100w
- 3、 转速：最高3000转/分可调
- 4、 噪音：小于40分贝

三、 使用维护：

- 1、 正确放置装液试瓶（或其他器皿）。
- 2、 调整、校准搅拌棒在溶液中的工作深度，并装夹。

- 3、接通外电源，合上电源开关，指示灯亮。
- 4、选择定时，将定时旋钮调至“定时”或“常开”位置。
- 5、调节调速旋钮，升至所需转速。
- 6、工作完毕，将调速旋钮置于最小位置，定时器置“零”，关电源开关，切断电源。
- 7、将搅拌棒擦拭干净，其上不允许有水滴、污物残留。性能电源电压:单相交流50hz 220v电机功率40w 60w 90w 100w.150w.200w.300w无级调速0-3000工作时间定时或连续定时范围0-120min。

主要技术参数：

型号	品名	电机功率	定时范围	转速	速度数显	重量
jj-1 jj-2	增力电动搅拌器	25w、40w、60w、80w、100w、150w、200w	0-120min	0-3000rpm	无	10kg
jj-3 jj-4	六联电动搅拌器	6 × 100w	0-120min	0-1800rpm	有	32kg
jj-6	数显直流恒速搅拌器	100w、300w	0-120min	0-2500rpm	有	12kg

本产品的加工定制是是，功率输出是100（w），净重是11（kg），品牌是盛威利，型号是JJ-1，用途是石油、化工、冶金、纺织、食品、医药卫生、环保、生化实验室、分析室、教育科研的必备工具