

干燥箱DL101-2 450*550*550 数显 烘箱 特价1000元

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 干燥箱DL101-2 450*550*550 数显 烘箱 特价1000元 |
| 公司名称 | 东台市宏祥电炉制造有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:宏祥 型号:DL101-2 |
| 公司地址 | 东台市梁垛镇天仙路北首 |
| 联系电话 | 0086-0515-85531658 13770250029 13815543989 |

产品详情

我们专业的生产厂家，为了把我们的品牌做得更响亮，公司决定在国庆期间促销一批电炉、烘箱，让更多的客户得到正真的实惠！质量绝对稳定，希望我们的品牌让更多的客户信赖！

以上价格不含税、不含运费，如需开票需加10税点，

(各地运费不等) 运费请咨询店主！

关于发货：我们一般默认发货运或是德邦物流、佳吉快运，如需其他快递请先与店主联系！

【价格，图片，产品属性，仅供参考,不作交易价格,具体以实物为准,欢迎来电咨询】

使用说明

结构和用途:

1、本厂生产的干燥箱，外壳和内胆系用优质钢板制成（或不锈钢免漆），其隔层用高级玻璃纤维作保温材料，外壳喷涂耐磨锤纹漆内胆则喷涂耐温银粉漆，色彩鲜艳。并装有过热保护鼓风机，可使箱内温度均匀。

2、干燥箱自动控温采用数显控温仪或用智能表控制，请按说明书操作。控温精度 ± 1 用数字显示读数清晰直观，使用方便。

3、此烘箱专供大型实验室，化验部门，医院及各工矿企业作为小型零件的加工工艺性作业用，在指定的温度内烘焙、干燥、消毒，热处理及其它加热用途。

操作过程:

1、合上闸刀开关，电源接通后，数显温控仪马上显示室温数字，此时绿灯亮，设定需要的工作温度。

2、开启电源开关，高温加热开关，使加热通电升温，同时开启鼓风开关。

3、温度升至工作温度时红灯亮即表示已保持恒温，用好后关上烘箱所有开关及烘箱总闸。

使用维护及注意事项:

- 1、首次使用会发现烟味，不要直接烘干物品，待门打开烟味散发后才能放入烘干。
- 2、本设备在出厂时以经过严格检验，但不排除运输及其它人为因素。故在设备投入使用时应先用少量物品进行试温，以防出现不必要的损失。对不执行以上操作规程一切后果自负。
- 3、该箱安在室内干燥无腐蚀性气及水平处，但不必使用其它固定装置。
- 4、此箱为非防爆干燥。严禁带有易挥发的
易燃、易爆物品一律不准放在箱内（若有用干燥处理所发生的爆炸或火灾，造成不必要的损失的后果自负）。
- 5、台车式烘箱手拉、电动两种，台车装料进出自如，省工省时操作方便。
- 6、箱内感温棒，绝对不能撞，否则损坏后失去控温作用。
- 7、箱内所烘物品不宜过湿和过挤，一定要有通风余地，有利于空气循环对流，使室内温度均匀，易使物品干燥，同时节约电能。
- 8、在箱内外温度相差较大时不能骤然打开大门，否则易使玻璃器皿爆裂。
- 9、该箱加热层裸丝加热或电热管加热，不能将液体和杂物漏入加热层内。
- 10、该箱电源须通过专用闸刀或空气开关，再接入箱内并接好可靠接地线才能使用，确保安全。

产品样本如下：

| 型号 | 电压v | 功率kw | 温度 | 工作尺寸mm | 单价/元 |
|---------|-----|------|-------|--------------|------|
| dl101-0 | 220 | 1.0 | 0-250 | 350*350*350 | 800 |
| dl101-1 | 220 | 2.0 | 0-250 | 350*450*450 | 900 |
| dl101-2 | 220 | 2.6 | 0-250 | 450*550*550 | 1000 |
| dl101-3 | 220 | 4 | 0-250 | 500*600*750 | 1250 |
| dl101-4 | 220 | 6 | 0-250 | 800*800*1000 | 2400 |

非标烘箱欢迎来电来函订做！

咨询热线：13815543989 咨询热线: 13056196928

电话/传真：0515-85531658 网站客服：13770250029

【感谢您浏览本条信息，感谢您的支持，欢迎来电详谈】

客户在点击购买此产品后，即表示同意以上产品服务协议。

本产品的加工定制是否，品牌是宏祥，型号是DL101-2，类型是恒温干燥箱，材质是优质冷板，温度范围是0-250（ ），功率是2.6，工作室尺寸是450×550×550（mm），重量是75（kg），适用范围是工业热处理、烘干