

智能形数显恒温摇床 欣欣

产品名称	智能形数显恒温摇床 欣欣
公司名称	金坛市鑫鑫实验仪器有限公司
价格	面议
规格参数	类型: 品牌:欣欣 型号:HW-150C250C
公司地址	江苏金坛市金坛市西环二路59号
联系电话	86-051982726839 13775150839

产品详情

品牌	欣欣	型号	gwq-da
温度范围	5-50 ()	温度波动度	±1 ()
控温方式	微电脑	适用范围	实验

全温振荡器是一种温度可控的培养箱和振荡器相结合的生化仪器,是植物、生物、微生物、遗传、病毒、环保、部门作精密培养制备不可缺少的实验室设备。其主要特点：温控精确，数字显示。开设有补氧孔，恒温工机械定时，温控部分有智能定时。万能弹簧试瓶架特别适合作多种对比实验的生物样品的培养制备。无极调安全。

2、技术指标：

转速范围：启动—260r/min

温控范围：5—50（最大可到60）

温控波动：±0.5

温控均匀：±1.5

温控精度：0.1

振幅：20mm

加热功率：600w

装瓶量：1000ml × 16只

振荡定时：0—120min或常开

温控定时：0~99小时

电源：220v 50hz

相关产品

水浴恒温摇床的详细资料：

水浴恒温摇床的简单介绍:

水浴恒温摇床\气浴恒温摇床为我厂的主打产品.同系列的产品有:往复水浴恒温摇床、回旋水浴恒温摇床,双功能水浴恒温摇床,常温水浴恒温摇床和低温水浴恒温摇床,此产品具有不锈钢万用夹具、数显控温、无级调速和良好的热循环功能.是一种多用途的生化仪器，是植物、生物、微生物、遗传、病毒、环保、医学等科研，教育和生产部门作精密培养制备不可缺少的实验室设备。

水浴恒温振荡器（摇床）使用范围:主要适用于各大中院校、油化工、卫生防疫、环境监测等科研部门作生物、生化、细胞、菌种等各种液态、固态化合物的振荡培养。水浴恒温振荡器（摇床）具有结构合理、操作简便、稳定性能高等特点，是实验室工作人员得心应手的理想设备。

水浴恒温摇床的详细资料：

指标\型号	sha-c往复	thz-82回旋	sha-b双功能
转速范围	起动-300r/min可配测速表	起动-300r/min可配测速表	起动-300r/min
温控范围	室温-100	室温-100	室温-100
温控精度	±0.5	±0.5	±0.5
振幅	25mm	20mm	25,20mm
加热功率	1200w	1200w	1200w
装瓶量	试管：φ16×200 100ml×15 200ml×9	试管：φ16×200 100ml×15 200ml×9	试管：φ16×200 100ml×15 200ml×9
定时范围	0-120min（或常开）	0-120min（或常开）	0-120min（或常开）
电源	交流220v50hz	交流220v50hz	交流220v50hz
外形尺寸	700×600×400	700×600×400	700×600×400

使用水浴恒温摇床须知

- 1、使用前请仔细阅读本说明书。
- 2、机器的工作平面不能过度平滑（例如瓷砖等）。
- 3、用户提供的插座的电气额定参数应不小于本机的电气额定参数，并有良好的接地措施。
- 4、整机严禁在阳光直射的环境中使用。
- 5、调速应从低速向高速慢慢起动。
- 6、机器在高速振荡时可能会有一定的移位，因此在使用时应有人看管。

水浴恒温摇床使用说明

- 1、 装入试验瓶，并保持平衡，如是双功能机型，设定振荡方式。（详细设定见最后图示）
- 2、 接通电源，根据机器表面刻度设定定时时间，如需长时间工作，将定时器

调至“常开”位置。

- 3、 打开电源开关，设定恒温温度：（1）将控制小开关置于“设定”段，此时显示屏显示的温度为设定的温度，调节旋钮，设置到您工作所需温度即可。（您设定的工作温度应高于环境温度，此时机器开始加热，黄色指示灯亮，否则机器不工作）（2）将控制部分小开关置于“测量”端，此时显示屏显示的温度为试验箱内空气的实际温度，随着箱内气温的变化，显示的数字也会相应变化。（3）当加热到您所需的温度时，加热会自动停止，绿色指示灯亮；当试验箱内的热量散发，低于您所设定的温度时，新一轮加热又会开始。
- 4、 开启振荡装置：（1）打开控制面板上的振荡开关，指示灯亮。（2）调节振荡速度旋钮至所需的振荡频率。
- 5、 工作完毕切断电源，置调速旋钮与控温旋钮至最低点。
- 6、 清洁机器，保持干净。使用水浴恒温摇床注意事项

- 1、 器具应放置在较牢固的工作台面上，环境应清洁整齐，通风良好。
- 2、 用户提供的电源插座应有良好的接地措施。
- 3、 严禁在正常工作的时候移动机器。
- 4、 严禁物体撞击机器。
- 5、 严禁儿童接近机器，以防发生意外。
- 6、 更换熔断器前应先确保电源已切断。
- 7、 使用结束后请清理机器，不能留有水滴、污物残留。

本厂生产的水浴恒温摇床还有：水浴恒温振荡器;水浴恒温摇床;双功能水浴振荡器 水浴振荡器 水浴摇床 回旋水浴振荡器 低温水浴振荡器 往复水浴振荡器 双功能水浴恒温摇床 回旋水浴恒温摇床 往复水浴恒温摇床

本产品的类型是振荡培养箱，品牌是欣欣，型号是HW-150C250C，温度范围是5-50（ ），温度波动度是1（ ），温度均匀度是100（ % ），工作室尺寸是400*350（ mm ），加工定制是是