

# 小型不锈钢旋转制粒机 科润

产品名称	小型不锈钢旋转制粒机 科润
公司名称	常州市科润药化设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:科润 型号:300
公司地址	天宁区郑陆镇舜南村后陈巷组
联系电话	0519-88901288 13685268288

## 产品详情

### 一、用途及特点:

本机适用于制药、食品、化工、农药、化肥、轻工等行业。将潮湿的粉末碾成不同粒度的颗粒，亦可用于将已压成块状的干粉粉碎至所需大小的颗粒。

本机操作简单，维修方便，清洗容易，与物料接触部位均采用304不锈钢材料制成，确保物料不变质，变色，可根据需要选择筛筒孔径，并可以完成自动出料，减少了人工出料的颗粒破碎。

### 二、主要技术指标:

碾刀尺寸 (mm)	250	300b	300d
粒子直径 (mm)	2-2.2 (可根据用户需要)	1.2-3 (可根据用户需要)	0.5-6 (可根据用户需要)
外型尺寸 (mm)	700 × 540 × 1300	880 × 640 × 1300	1300 × 800 × 1200
电机功率 (kw)	3	4	7.5-6
重量 (kg)	350	400	780
生产能力 (kg/h)	100-200	140-400	300-600

### 三、主要结构特点及工作原理:

- 1、颗粒成形部位全部采用不锈钢制成。
- 2、传动机构是采用电动机带动变速箱内三副直齿传动而成。
- 3、机身部位采用角钢焊接而成，齿轮箱通过发兰与颗粒成形部分连成一体。

4、 工作原理:变速箱通过齿轮变速,变向,使碾刀和压料叶作相向旋转,压料叶通过斜面把物料下压,碾刀把物料筒外挤压,从而形成颗粒.

#### 四、 使用说明和注意事项:

- 1、 使用前应进行空运转试车,查看碾刀是否顺圆弧方向旋转,是否倒转.
- 2、 检查机器全部连接的坚固程度,齿轮箱内润滑油量.
- 3、 将物料从筛向上倒入,经碾刀挤筛筒,碾成颗粒,装入容器或包装中,注意容器高度,减少颗粒破碎.
- 4、 更换不同孔径的筛筒,即可得到大小不同的颗粒.

#### 五、 安装与保养:

- 1、 本机为整台装箱,拆箱后搬至使用地点垫平,通电即可使用.
- 2、 齿轮箱润滑油必须清洁,如经常使用应每三个月换油一次.
- 3、 应定期检查(1-2次/月),各运动部分运转灵活和磨损及密封情况,发现情况及时修复.
- 4、 一次使用完毕或停工,应取出物料卸料筛筒,螺母,压料叶,碾刀等,将接触物料部分擦洗干净(注意防止电器受潮,以防触电)

本产品的加工定制是是,品牌是科润,型号是300,适用物料是颗粒状,应用领域是化工食品医药,功率是5.5(kw),外形尺寸是0.6\*1\*0.8(m),重量是250(kg)