

铸铁砝码，砝码，铁砝码，不锈钢砝码，天平砝码，配套砝码

产品名称	铸铁砝码，砝码，铁砝码，不锈钢砝码，天平砝码，配套砝码
公司名称	永康市普泰五金厂
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:PT-1688 测量范围:1-10KG
公司地址	浙江永康市浙江省永康市西城街道烈桥村石板巷98号
联系电话	86 0579 85182972 13106202153

产品详情

weight class	e1	e2	f1	f2	m1	m2
2000kg				10000	30000	100000 300000
1000kg			1600	5000	16000	50000 160000
500kg			800	2500	8000	25000 80000
200kg			300	1000	3000	10000 30000
100kg			160	500	1600	5000 16000
50kg	25	80	250	800	2500	8000
20kg	10	30	100	300	1000	3000
10kg	5	16	50	160	500	1600
5kg	2.5	8	25	80	250	800
2kg	1	3	10	30	100	300
1kg	0.5	1.6	5	16	50	160
500g	0.25	0.8	2.5	8	25	80
200g	0.1	0.3	1	3	10	30
100g	0.05	0.16	0.5	1.6	5	16
50g	0.03	0.1	0.3	1	3	10
20g	0.025	0.08	0.25	0.8	2.5	8
10g	0.02	0.06	0.2	0.6	2	6
5g	0.016	0.05	0.16	0.5	1.6	5
2g	0.012	0.04	0.12	0.4	1.2	4

1g	0.01	0.03	0.1	0.3	1	3
500mg	0.008	0.025	0.08	0.25	0.8	2.5
200mg	0.006	0.020	0.06	0.2	0.6	2
100mg	0.005	0.016	0.05	0.16	0.5	1.6
50mg	0.004	0.012	0.04	0.12	0.4	
20mg	0.003	0.010	0.03	0.1	0.3	
10mg	0.003	0.008	0.025	0.08	0.25	
5mg	0.003	0.006	0.02	0.06	0.2	
2mg	0.003	0.006	0.02	0.06	0.2	
1mg	0.003	0.006	0.02	0.06	0.2	

使用说明
1、砝码应妥善保管，不得置于潮湿、多灰的环境。
2、使用前需清点盒中砝码一次，以免遗失。
3、不得裸手接触砝码，在使用砝码时应利用专用工具提取砝码。
4、使用前，先用软毛刷或专用擦拭布将砝码表面的灰尘除去。
5、在天平检测前，砝码都需要恒温以达到实验室的大气状况。
4、取放砝码时必须轻拿轻放。
6、使用过程中避免粘上酸碱油脂等。
7、本组砝码不得与其他砝码混置。
8、砝码使用后可用医用酒精擦拭清洁，自然风干后贮存在原包装盒内待用。
9、砝码应根据使用频率定期检定，并做好检定记录。
10、如对砝码性能产生疑问时，应立即送专业机构检测。
11、我公司提供砝码保养服务，包括：工作砝码的清洗、抛光、重新校准。

厂家大量供应各规格的铁砝码，套装砝码，连体砝码，铸铁砝码，精度工艺高，规格齐全，产量大。

本产品的品牌是PUTAI，型号是PT-1688，测量范围是1-10KG，准确度是0.002G，重量是10（kg）