

<梧洲>原厂配件 显微镜目镜镜头/带测微尺刻度 WF10X 直径30mm

产品名称	<梧洲>原厂配件 显微镜目镜镜头/带测微尺刻度 WF10X 直径30mm
公司名称	昆山高品精密仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:梧洲奥卡 型号:WF10X
公司地址	花桥镇花安路183号赛格电子市场3楼3A32号
联系电话	13773120439 13773196769

产品详情

产品名称：显微镜目镜

产品规格：（安装直径） \varnothing 30mm （目镜高度）44mm （倍率）10x

刻度有"十"字刻度和"一"字刻度可选.

产品用途：适用于所有梧州安装直径为 $\varnothing 30\text{mm}$ 的体视显微镜，需配合显微镜才能发挥配件的

用途；

倍率有10x 20x 可选取。

当目镜倍率为10x时,每小隔刻度值为0.1mm,配合显微镜的放大物镜时,物镜倍率不同,同刻度值都不同,换算公式为: $0.1\text{mm}/\text{物镜的倍率}$,被测产品的尺寸在显微镜放大后被观测是多少格小刻度,直接将" $0.1\text{mm}/\text{物镜的倍率} \times \text{多少小格刻度}$ ",就是当前被测物的实际值了.

当目镜倍率为20x时,每小隔刻度值为0.05mm,配合显微镜的放大物镜时,物镜倍率不同,同刻度值都不同,换算公式为: $0.05\text{mm}/\text{物镜的倍率}$,被测产品的尺寸在显微镜放大后被观测是多少格小刻度,直接将" $0.05\text{mm}/\text{物镜的倍率} \times \text{多少小格刻度}$ ",就是当前被测物的实际值了.

具体的换算值如下介绍,以此类推;

目镜为10x时：当显微镜对应的物镜为0.7x，则放大镜的倍率为7x，对应的刻度每小隔为0.14mm

当显微镜对应的物镜为1x，则放大镜的倍率为10x，对应的刻度每小隔为0.1mm

当显微镜对应的物镜为2x，则放大镜的倍率为20x，对应的刻度每小隔为0.05mm

当显微镜对应的物镜为3x，则放大镜的倍率为30x，对应的刻度每小隔为0.033mm

当显微镜对应的物镜为4x，则放大镜的倍率为40x，对应的刻度每小隔为0.025mm

当显微镜对应的物镜为4.5x，则放大镜的倍率为45x，对应的刻度每小隔为0.022mm

目镜为20x时:当显微镜对应的物镜为0.7x，则放大镜的倍率为14x，对应的刻度每小隔为0.071mm

当显微镜对应的物镜为1x，则放大镜的倍率为20x，对应的刻度每小隔为0.05mm

当显微镜对应的物镜为2x，则放大镜的倍率为40x，对应的刻度每小隔为

0.025mm

当显微镜对应的物镜为3x，则放大镜的倍率为60x，对应的刻度每小隔为
0.017mm

当显微镜对应的物镜为4x，则放大镜的倍率为80x，对应的刻度每小隔为
0.013mm

当显微镜对应的物镜为4.5x，则放大镜的倍率为90x，对应的刻度每小隔为0
.011mm

本产品的加工定制是否，品牌是梧洲奥卡，型号是WF10X，适用范围是所有梧洲奥卡体视显微镜