

测糖仪手持糖度仪0-32%糖度计

产品名称	测糖仪手持糖度仪0-32%糖度计
公司名称	苏州奇乐电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	类型:棱镜折射仪 品牌:CN
公司地址	中国 江苏 昆山市 翠薇路1099号
联系电话	86 512 57620296 13913257976

产品详情

0-32%糖度计

主要特点：手持糖量计系精密光学仪器，用来直接测定含糖溶液的浓度及间接测定其它溶液的浓度。该仪器使用方便、测量快速、准确。用于制糖、食品、饮料、酿酒、医院、制药及农业科研等行业。此外，还可用来测定纺织浆液、各种机械的液压系统中乳化液的浓度等。因而使该仪器获得了更为广泛的用途。

技术参数：测量范围:0-32%最小格值:0.2%精确度:± 1%

仪器结构：

1. 棱镜座2.检测棱镜3.盖板4.调节螺丝5.镜筒和手柄6.视度调节手轮7.目镜

折光仪是根据不同浓度的液体具有不同的折射率这一原理设计而成的。它具有快速、准确、重量轻、体积小等优点。

使用方法：

打开盖板（3），用软布仔细擦净检测棱镜（2）。取待测溶液数滴，置于检测棱镜上，轻轻合上盖板，避免气泡产生，使溶液遍布棱镜表面。将仪器进光板（3）对准光源或明亮处，眼睛通过目镜观察视场，转动目镜调节手轮（6），使视场的蓝白分界线清晰。分界线的刻度值即为溶液的浓度。

注意事项本仪器系精密光学仪器，在使用和保养中应注意以下事项：1. 在使用中必须细心谨慎，严格按说明使用，不得任意松动仪器各连接部分，不得跌落、碰撞，严禁发生剧烈震动。2. 使用完毕后，严禁直接放入水中清洗，应用干净软布擦拭，对于光学表面，不应碰伤，划伤。3. 仪器应放于干燥、无腐蚀气体的地方保管。4. 避免零备件丢失。

本产品的加工定制是是，类型是棱镜折射仪，品牌是CN，型号是32%，测量范围是0-32（%），格值是0.2（%），重量是100（g），适用范围是广泛，规格是32%