

MPA100全自动熔点仪 美国OptiMelt MPA100熔点仪 原装进口

产品名称	MPA100全自动熔点仪 美国OptiMelt MPA100熔点仪 原装进口
公司名称	深圳市海滨仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:OptiMelt 型号:MPA100
公司地址	深圳市宝安区西乡街道宝民路鸿隆广场1栋A座813(办公场所)
联系电话	13823184436

产品详情

optimelt mpa100熔点仪技术参数：

温度范围：-10 -400

温度分辨率：0.1 温度梯度：0.1 -20 /分钟增量为0.1 /分钟加热时间：10分钟(50 ~350)，冷却时间：10分钟(350 ~50)温度精确度：±0.3 (~100)；±0.5 (~250)；±0.8 (~400)显示：带触摸屏的lcd显示器打印接口：rs-232接口，支持esc代码的串行打印机电脑接口：usbmelt view软件：与windows操作系统兼容(带usb接口)可使用毛细管：外径1.4至2.0mm，长100mm电源：交流90-264v使用温度：0-40
重量：4.1kg体积：20 × 25 × 21cm

性能特点

optimelt mpa100熔点仪是美国斯坦福大学研究所的最新研究成果，三通道同时测量，可快速、准确地检测物质的熔点并观察熔化过程。

optimelt mpa100熔点仪主要特点：自动测量optimelt mpa100熔点仪内置数码相机，能连续地捕捉样品的实时图像，不仅可实时显示在接收和处理数据的电脑屏幕上，还可以自动保存，以便于检测结果的后期分析回放，在自动检测技术上，optimelt mpa100熔点仪采用了光吸收及反射技术，高分辨率的数码成像检测器可准确地检测到样品瞬间的光特性变化。操作简便optimelt熔点仪操作简便，只要选择起始温度，温度梯度，终止温度，按一下[start]，就能从lcd显示屏上读出结果，使实验能在无人看管下进行。当温度稳定或熔点测定结束，熔点仪会发出声光报警，熔点仪顶部有两个玻璃架，可放置空的光细管或废弃的毛细管。如果不连接电脑，本熔点仪的触摸屏系统也可独立进行控制和操作，并显示测定的结果，操作者可从前面板观察样品，在测量过程中，可通过lcd菜单按键进行标注，每次测量，可标注六个温度。精确的结果optimelt熔点仪使用铂rtd传感器，温度范围可达400，分辨率可达0.1。本熔点仪可用标准品方便地校准，可记忆最后一次校准的数据，完全符合glp规范和药典要求。快速测量optimelt熔点仪内微处理

器控制铝加热模块的温度梯度，可快速升温及冷却。可编程温度梯度为0.1 -20 /分，增量为0.1 /分。熔点仪能快速地预热温度至稍低于熔点温度，可缩短分析时间。数据管理optimelt熔点仪符合glp熔点测定要求，能存贮24个不同的分析方法，并可以保存8个完整的熔点报告。此熔点仪测定结果可在前面板显示、打印或通过usb接口传送至电脑。

meltview软件optimelt熔点仪可在分析样品的过程中，实时显示高分辨图像，存储的图像可随时调用，并可一副一副地回放

海滨仪器作为实验室用品和品质检测仪器供应商，为您提供仪器设备，实验耗材等一站式的服务。公司与国内外一流的仪器品牌合作，不断的从积累学习经验中研发，创新。凭借专业的销售团队，完善的售后服务，以客户至上服务第一为宗旨赢得市场。

产品主要应用于纺织印染服装，染料化工，涂料油墨，表面处理，水质分析，环境保护，食品卫生，玩具安全，电子电器，印刷纸品包装，科研院校等领域。

我们欢迎您的来电垂询！

海滨仪器有限公司

shenzhen haibin instrument co.,ltd

地址：深圳市宝安区西乡街道宝民路鸿隆广场1栋a座813室

电话：0755-33811958 33811955 13823184436

传真：0755-33811955

办公qq: 529481845

电子邮箱：szhbyq@163.com

网址：<http://www.szhbyq.com>

邮编：518000

本产品的加工定制是否，品牌是OptiMelt，型号是MPA100，类型是数字熔点仪，熔点测量范围是-10 -400（ ），功率是自定义（W），尺寸是20×25×21cm（mm），测量重复性是自定义，电源是交流90-264V（V\HZ），包装是台