

MH-300A塑料粒子密度计塑料密度计橡塑密度计粉末密度计

产品名称	MH-300A塑料粒子密度计塑料密度计橡塑密度计粉末密度计
公司名称	青岛方浩商贸有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:CN 型号:MH-300A
公司地址	青岛市李沧区三清宫路26#楼1单元603
联系电话	13864877661 13465805583

产品详情

我们特长：为大中小型企业单位，团体组织，学校个人提供设备之外的日用工业耗材分销，我们的每种产品价格不一定是市场最低的，但是我们反对暴利。我们向您保证，您在我们这里购买，您的时间、您的效率、您的心情综合物价比都会体现出最高价值。

我们对那些购买任何产品只求价格便宜的客户，那我们不适合您，但是您可以来我们这里咨询产品，我们会根据您的咨询向您提供产品相关知识，便于您对产品的了解便于您能找到价格最低的产品。

qd18工业品分销中心，致力于为客户提供设备的工业全线产品、充足的现货储备、公平的透明采购方式、便捷的产品查找和订购、快速的产品配送，在qd18将体验到全球领先的工业品销售模式，节省客户的时间和成本。

我们的产品：产品含盖30大类，提供超过20万种国内为知名品牌工业产品，保证正品，最大程度满足客户的产品选择需求。

我们的服务：一直注重于不断提供服务水平、成为客户值得信赖的合作伙伴。公开透明的价格体系，提供正规发票，当天订货、第二天发货、为客户提供全面解决方案。

产品型号：mh-300a

一概述：

本机主要用于橡胶、塑胶、电线电缆、食品、复合材料、鞋材、玻璃、贵金属五金回收...等产业。可直接读出固体、颗粒体、薄膜体、浮体、粉末体之样品在空气中平均重量、水中平均重量以及比重值、密度值、体积、百分比，方便快捷。

二、原理：

根据astm d792、gb/t 1033、jis-k-6268、iso 2781标准。采用阿基米得原理浮力法，准确、直读量测数值。

三、功能：

- 1、只要10秒钟(两个步骤)就可直接读取比重、体积值、纯度%。
- 2、比重配件模具成型，不会造成漏水现象。
- 3、具有rs-232c计算机接口，可轻易的连接pc和打印机。
- 4、采用大水槽设计(固体测试的最大尺寸d100 × w70 × h25mm)，降低吊栏线的浮力所造成的误差。
- 5、可直接设定温度补偿设定、溶液补偿设定。
- 6、最小称重精密度0.005g，比重演算精密度0.001g。
- 7、可设定材料标准密度值，直接读取纯度%。
- 8、采用具腐蚀性液体，可选购防腐蚀水槽。

四、规格：

型号： mh - 300a

可测量范围：0.005g-300g

测试种类：固体、颗粒体、薄膜、浮体

测试时间：约5秒

密度范围：> 1、< 1皆可测试

密度精度：0.001 g/cm³

设定：温度补偿设定、溶液补偿设定

功能：可直接显示密度、体积

标准接口：rs-232

五、如何安装

- 1、安装电子比重计必须避免震动、阳光直射、电力机械的电磁波、潮湿、过热的位置和电压稳定之场所。
- 2、调整4个脚柱，确定这主机达到水平位置，且确定传感器平台和水容器支持座没有接触。
- 3、加入蒸馏水到达水容器上的横线标志，然后放在水容器支援座上。

4、放测量台于传感器平台上并确定测量台的底部正确放在传感器平台上，且量测的吊栏沈落在水中。当有气泡附着于量测的吊栏时，可使用镊子将气泡除去。

六、如何量测颗粒

准备工作：

- 1、改变液体媒介为酒精，如：乙醇表面张力较低。
- 2、设定液体媒介的密度值。
- 3、准备2个烧杯。

步骤：

- 1、放1个烧杯于测量台上、另外1个烧杯在水中的吊栏上，按 \square -扣除2个烧杯之重量。
- 2、确认显示屏为0.000。而放颗粒于烧杯(a)，然后按memory记忆空气中之重量。
- 3、拿出烧杯(b)，而小心的将颗粒从烧杯(a)至烧杯(b)。
- 4、小心的放回烧杯(b)，再将烧杯(a)放回测量台上。
- 5、此时，显示屏的值为颗粒在水中之重量，按memory记忆水中之重量并得到比重值。

本产品的加工定制是是，品牌是CN，型号是MH-300A，类型是电子密度计，品种是数字式，测量范围是0.01-300，准确度是0.01，显示方式是直读，分度值是0.01，电源是220/50 (V\HZ)