

均质器、无菌均质器、拍击式均质器、拍打式均质器

产品名称	均质器、无菌均质器、拍击式均质器、拍打式均质器
公司名称	南京以马内利仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:以马内利 型号:Ymnl-9D
公司地址	南京市建邺区庐山路128号725室
联系电话	13851768297

产品详情

均质器、无菌均质器、拍击式均质器、拍打式均质器

产品特点及应用范围：

- 1、该无菌均质器（拍打式匀浆器）是在国外系列产品技术基础上改进并放大的先进产品，具有均质柔和、样品无污染、无损伤、不升温、不需灭菌处理，不需洗刷器皿的特点。
- 2、该无菌均质器广泛用于动物组织、生物样品等均质处理，在食品、药品、化妆品、临床、分子学、毒素及细菌检测等领域均可应用，特别适合于微生物检测样本的制备。
- 3、该无菌均质器也适合肿瘤组织（如肝癌、肠癌、胃癌、乳腺癌）的匀浆，既可得到大量的单细胞，必要时，可通过延长均质时间，对组织细胞（如肝脏等）实现柔软的破碎。
- 4、该无菌均质器可有效地分离固体样品表面和被包含在内的微生物均一样品，样品装在一次性无菌均质袋中，不与仪器接触，运行快速、结果准确、重复性好的要求。

均质器、无菌均质器、拍击式均质器、拍打式均质器-产品使用说明：

- 1、把需处理的试品放入无菌均质袋中。

- 2、打开均质器门（可全开启），将无菌袋开口在关闭均质器门时夹住。
- 3、设定使用程序（如拍击速度、拍击时间等），进行拍击均质工作。
- 4、实验完毕后，打开均质器门，取出样品。

均质器、无菌均质器、拍击式均质器、拍打式均质器-产品型号及参数：

型号	ymnl-9d	ymnl-10d	ymnl-11d
时间	10-600秒	10-600秒	10-600秒
	或连续运行	或连续运行	或连续运行
拍击速度	3~12次/秒	3-12次/秒	3-14次/秒
温度范围	----	室温-50	室温-50/箱内消毒灯
拍击间距范围	0-5mm	0-40mm	0-85mm
容量	3-400ml	30-400ml	400-1500ml
外型尺寸	420x245x340mm	420x245x340mm	420x245x340mm
拍击箱体	不锈钢	不锈钢	不锈钢
电源	220v/50hz	220v/50hz	220v/50hz
重量	18kg	23kg	23kg
功率	300w	300w	500w
电源	220v 50hz	220v 50hz	220v 50hz
无菌均质袋	17 × 30cm	17 × 30cm	30x30cm
备注	1、可编辑拍击时间10-600s或连续运行2、可编辑拍击速度 无菌袋可选配： 敞开式无菌袋 过滤式无菌袋		

本产品的加工定制是是，品牌是以马内利，型号是Ymnl-9D，类型是无菌均质器，容量是400（ml），功率是300（w），尺寸是100（mm），重量是23（kg），电源是220，适用范围是生物、化工