

微量进样器 高鸽 25ul

产品名称	微量进样器 高鸽 25ul
公司名称	杭州天裕化工仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:高鸽 型号:25ul
公司地址	中国 浙江 杭州市 上城区中山中路391
联系电话	86-057187911287 13003662123

产品详情

进样操作前，应观察仪器稳定状态，只有仪器稳定后，才能进行进样操作，进样操作也是影响分析结果的一个因素。注意：进油样前，要反复抽推注射器，用空气冲洗注射器，然后再用本体气冲洗，以防止标气或其它样品气污染注射器，造成定量计算误差，保证进样的真实性。要保证每次进样手法一致、准确。另外，保证进样注射器和针头密封性，密封不好，影响进样量造成结果误差大。目前，市场上购买的注射器和针头普遍存在质量问题，因此，要注意进样前检验密封性能，方法是把针头插到胶垫中堵住针头眼，抽拉注射器芯然后松开，芯子应有明显弹力返回注射器底部。如密封不好应更换针头或注射器。

本产品的加工定制是是，品牌是高鸽，型号是25ul，类型是微量进样器，规格是25ul进样器