

提供 ZJR真空均质乳化机系列 实验用高速剪切乳化机

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 提供 ZJR真空均质乳化机系列 实验用高速剪切乳化机 |
| 公司名称 | 江阴市丰英机械制造有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 乳化机类型: 效果:高剪切乳化机 工作方式:真空乳化机 |
| 公司地址 | 江苏 江阴市 祝塘 |
| 联系电话 | 86-051086388011 15358969678 |

产品详情

本公司技术力量雄厚，工艺先进

可按客户要求设计、改进产品

运费卖家承担

特点：料锅盖为自动升降式，水、油锅中的物料通过输送管道可在真空状态下直接进入乳化锅，出料方式为乳化锅翻转式以及锅底阀放料式等，通过电热管对锅夹层内的导热介质进行加热来实现对物料的加热，加热温度任意设定，自动控制。在夹层内接入冷却液即可对物料进行冷却，操作简单、方便、夹层外设有保温层。均质系统和搅拌系统可分开使用，也可同时使用。物料的微粒化、乳化、混合、调匀、分散等可于短时间内完成。与物料接触部分采用优质不锈钢(常用304，医用316l)内表面镜面抛光，真空搅拌装置卫生清洁，采用符合gmp规范的卫生标准制造，是客户理想的膏霜生产设备。工作原理：物料在油、水锅通过加热、搅拌混合反应后，由真空泵吸入乳化锅，通过均质锅内的搅拌桨以及聚四氟乙烯刮板始终搅拌锅形体，扫尽挂壁粘料，使被刮取的物料不断产生新界面，在经过搅拌叶片的剪切、压缩、折叠，使其混合而下流往下方的均质器处，物料在通过高速旋转的均质器转子与定子之间所产生的强力的剪断、冲击、乱流等一系列过程，被迅速破碎成200 μm ~ 2 μm的微粒，由于乳化锅内处于真空状态，物料在搅拌过程中产生的气泡被及时抽走。

本产品的乳化机类型是均质乳化机，效果是高剪切乳化机，工作方式是真空乳化机，适用场所是工业生

产用，适用物料是乳品，料筒形状是管道型，应用领域是乳品，品牌是丰英，型号是5L型，电机功率是11 (Kw)，外形尺寸(长*宽*高)是800*550*1430 (mm)，整机重量是8 (Kg)，生产能力是50~5000 (升/小时)，噪音是1 (dB)，主轴转速是2900 (r/min)，装置方式是移动式，适用温度是0-150 ()，规格是800*550*1430MM