

80-2离心机 低速离心机

产品名称	80-2离心机 低速离心机
公司名称	金坛市华城海龙实验仪器厂
价格	面议
规格参数	类型:低速离心机 结构类型:台式
公司地址	中国 江苏 常州 金坛市 北环东路25号
联系电话	86-051982330499 15312538039

产品详情

一、简介：

80-2台式低速离心机是在80-1的基础上改进而成，造型美观，无极调速，操作简便，维护方便等特点。广泛应用于医药卫生、环保、农业、畜牧业等教育科研和生产部门。适用于沉析，混合物分离等，属常规实验室用离心机。

二、技术参数：

1、使用电源：220v，50hz2、定时范围：0-120分3、额定功率：200瓦4、调速范围：0-4000转/分5、容量：20ml×12孔（角式转子）

三、使用方法：

首先将电动离心机放在清洁平整而坚实的台面上，关闭各种工作开关，将调速旋钮调到最低位置，开启离心机盖，取容量相等的液体装入离心管内，对称放入离心头的孔内，关闭机盖。接通电源，打开电源开关，选择所需分离时间，调节速度旋钮，选择分离速度。使用完毕，必须将调速旋钮置于最小位置“定时器”置“off”位。关闭电源开关，切断电源。

四、注意事项：

1、开机时若发现电源指示灯不亮，应立即停机检查。2、严禁在未安装离心转子的情况下空载运行。3、运行之前应检查转头有无腐蚀损伤及裂纹，如有以上现象应立即更换。4、当离心机运行时不要开启离心

机盖，更严禁接触正在运行的转头。5、严禁离心转子在装载不平衡的状态下运转。

五、使用维护：

1、离心机盖上不要放置任何物件。每次使用完毕，务必清理擦拭内腔及转子，盖好离心盖防止灰尘，污物进入。2、离心机若较长时间未使用，再次使用之前，应将离心机盖开启空转一段时间，以干燥工作室内腔。3、电机的碳刷在使用3000小时后，应及时更换，以免磨损整流子。4、离心机经长期使用，自然磨损属正常现象。在使用壹年之后，若出现故障或遇疑难，本企业将继续提供优质服务，予以协助处理。

本产品的加工定制是是，类型是低速离心机，结构类型是台式，布局形式是台式，适用对象是塑料,石油,塑料、石油，结构和分离要求是低速离心机，分离因素Fr值范围是低速离心机，品牌是海龙，型号是80-2A，电机功率是0.2（kw），外形尺寸是320*320*300（mm），应用领域是化工,制药,医用、制药，转鼓直径是160（mm），转鼓转速是0-4000（r/min），装料限量是20ml*12，产品类型是全新，用途是实验用，自动化程度是全自动