

## 8411-300动振筛机 筛粉机 摇筛机 适用直径30公分圈

产品名称	8411-300动振筛机 筛粉机 摇筛机 适用直径30公分圈
公司名称	上虞市华宏净化设备厂
价格	面议
规格参数	品牌:其他 型号:8411-300
公司地址	中国 浙江 绍兴 上虞市 道墟镇镇西路12号
联系电话	86 0575 82518718

## 产品详情

### 一、8411电动振筛机概述

8411电动振筛机（又称摆振仪或摇摆筛）是陶瓷、建材、磨料、食品、医药、化工、冶金、饲料等行业理想的筛分设备，具有重量轻、体积小、效率高、能耗小、噪音低、定时控制、移动方便等特点。8411电动振筛机可以配各种规格的方孔、园孔标准套筛，是实验室必备设备，套筛从20-300目任选。

### 二、8411电动振筛使用范围

土壤分析、磨具磨料、粉末冶金、煤炭电力、矿物选粒、轻工陶瓷、黄砂水泥、建筑化工、海洋科研、矿石粉碎、院校实验、金属选矿、油田煤田、重选磁选、检测样品。

### 三、8411电动振筛机技术参数

- 1、套筛规格：0-300目等，可根据需要配置
- 2、可装筛子高度：360mm
- 3、筛子直径：300mm

4、筛振次数：1400转/分

5、功率：180w

6、筛子层数：7层

7、外型尺寸：41.5\*28.5cm

8、重量：30kg

#### 四、8411电动振筛机使用说明

1、在按放标准分析筛时，应严格按照筛孔大小顺序迭放，同时另加一个筛子底盘。

2、将需筛分化验的物料倒入最上层的筛子内，盖好筛，然后按放在电动振筛机上（振摆仪）承筛座内。

3、振筛机反转时夹筛盘上的胶木手柄，将整个夹筛盘向下滑在套筛上，然后，再顺时针旋转夹筛盘上胶木柄，其内的顶杆轴夹紧承座，把整套分样筛固紧。

4、把电动振筛机（振摆仪）上的定时器旋钮拨到筛析所需时间，打开电源开关，振摆就会开始筛转式的工作。

5、待定时器到达先定时间的定位，电动振筛机（振摆仪）自动停止工作。

6、反时针旋转夹筛盘上的胶木手柄将夹筛盘松开并向上提，固定在滑套上，取下分样筛。依次将需析后残留在各号筛子内的物粒用天平称重精确到检析比例。

7、初次工作时无上下震。

三思公司还可根据用户特殊需要，定制： $\phi$  25， $\phi$  30， $\phi$  40等特殊规格的振筛机。

本产品的加工定制是是，品牌是其他，型号是8411-300，别名是振筛机，用途是粉末分离，筛面层数是7

，筛面长度是30（mm），筛孔尺寸是1（mm），最大入料粒度是1（mm），重量是50（t），产品类型是全新，功率是180W，类型是分样筛，筛网材料是金属丝编织网，物料运动轨迹是圆振筛