

# DF-101S集热式磁力加热搅拌器

产品名称	DF-101S集热式磁力加热搅拌器
公司名称	金坛市晨阳电子仪器厂
价格	面议
规格参数	品牌:其他,晨阳 型号:DF-101S
公司地址	江苏 金坛市 北环东路1号
联系电话	051982891163 13961268553

## 产品详情

### 一． 特点与应用：

df-101s型集热式恒温磁力搅拌器，主要适用于各大专院校，科研事业实验室，对分析，搅拌液体的高温加热搅拌，其具有升温速度快，温度数值高，加热均匀等特点。

### 二． 主要技术参数：

- 1． 电源电压：220v 50hz
- 2． 加热功率：500w
- 3． 搅拌功率：30w
- 4． 调速范围：0-1600转/分
- 5． 温度控制：最高300度

### 三． 使用方法：

当使用本仪器时，应首先检查随机配件是否齐全，然后按顺序装好夹具，把所需搅拌的溶液加入容器中，并加入搅拌子，并把温度计插入溶液中，选至需要控制的温度，此时即可接通电源，合上电源开关，电源指示灯亮，搅拌开始工作。调速由低速逐步调至高速，不允许由高速直接启动，以免搅拌子不同步引起跳动，面板上红绿灯分别交替指示出加热和停止加热的两种状态，

设定，设定键用于选定要调整参数，上调或下调。通电之后先闪烁显示dfs，后显示日，按设定键，设定指示灯sl亮，进入温度设定状态，按上调键，向上调，按下调键，向下调。再按设定键，本机开始工作，

如设定温度值不正常，应先复位后使用。

#### 四．注意事项：

- 1．搅拌时如发现搅拌子不同步跳动或不运转，应切断电源，检查一下容器底面是否平整光滑，位置是否正确，是否有异常杂物进入机内卡住搅拌子。
- 2．加热时间不宜过长，间隔使用可延长本机寿命。
- 3．为确保安全，请使用三脚安全插座接上地线。
- 4．将水或油液直接加入锅内然后升温。

欢迎使用晨阳仪器，特殊规格可订做，价格面议。

本产品的加工定制是是，品牌是其他,晨阳，型号是DF-101S，类型是物理教学仪器，材质是不锈钢，测量范围是室温~300，适用范围是实验室、化肥厂化验室、分析室，温度波动度是1，温度均匀度是1，科研项目是广泛用各大中院校、环保、卫生、防疫、石油、化工、医疗