

LX-201原油含水离心测定仪

产品名称	LX-201原油含水离心测定仪
公司名称	金坛市天竟实验仪器厂
价格	面议
规格参数	类型:密度测定仪 品牌:天竟
公司地址	金坛市金城镇白龙荡村委沿河西路5号
联系电话	13585400372

产品详情

一、原油含水离心测定仪概述：离心分离技术事实根据颗粒在一个实用离心环境中的状态而发展起来的国际先进技术，不同的密度，大小或形状的颗粒在不同的离心环境中沉降，所以一个大体是球型非均一的混合物，可以用离心的方法加以分离。本机是利用水与原油密度比重的不同，在高速运转的离心场中把原油和水分离出来，以达到测量原油中的水含量。本机有无刷和有刷直流电机两种。采用电脑控制，操作简便，具有自动平衡功能。

二：原油含水离心测定仪主要技术参数：1：使用电源，交流220v50hz 2：整机功率：2500w 3：转速：0 - - 4000转/分 4：离心管容量：20x10ml.4x200ml 5: 相对离心力：3850xg 6：温度范围：室温 - - -70 7: 环境温度：-20 -40

三：原油含水离心测定仪使用方法：首先将本机所配离心管加入需分离的物质，分别插入离心头孔中(但每支离心管所加的物质必须相等)为了防止玻璃离心管在高速运转时造成破裂，调节各离心管的重量，必须在铝合金转子孔内(插玻璃离心管的孔)加入25-30ml的水溶液。盖上机盖，接通电源，按选择键，用选择你所需要的速度和工作时间，然后按认可键进行确认，再按启动键，此时离心机进入工作状态。在0—4000转/分转速范围内，可根据实际需要自行选择。温度采用数显控温，最高温度99.9，温度精度±1

四：原油含水离心测定仪注意事项。1. 严禁各种液体或其他杂物进入离心工作室内。否则会损坏主机 2. 仪器外壳应妥善接地。3. 离心头在高速运转时请不要打开上盖。。4. 电源必须与本产品要求电压相符，电源插座采用三孔安全插座，5. 本产品一年内发生质量问题，可以免费维修，因对本产品使用不当而造成的损坏有用户自己负责。

五：原油含水离心测定仪维修及配件：在使用该仪器时如发现离心头偏心，请专业工作人员进行修理，首先打开底盖，查一下电机支柱是否偏心，进行调整即可。如有其他情况可通知我单位维修。

本产品的加工定制是是，类型是密度测定仪，品牌是天竟，型号是LX-201，适用范围是大中院校，企事

业单位