

# DS360石墨消解仪，智能石墨消解仪批发

产品名称	DS360石墨消解仪，智能石墨消解仪批发
公司名称	广州格丹纳仪器有限公司
价格	1200.00/台
规格参数	品牌:格丹纳 型号:DS360 货期:现货
公司地址	广州市越秀区先烈中路83号凯城华庭大厦八楼801房（仅限办公用途，不可作厂房使用）
联系电话	020-87684303

## 产品详情

消解仪，石墨消解仪，格丹纳石墨消解仪，食品智能消解仪,格丹纳ds360石墨消解仪，食品消解仪价格，土壤消解仪厂家,ds-360智能石墨消解仪，样品前处理仪器，土壤消解仪，食品消解仪

格丹纳仪器有限公司以打造“做最好用的科学仪器”为使命，为客户提供食品安全、环境监测、材料分析、高端前处理等科学仪器及行业实验室解决方案。格丹纳公司主要供应产品有：n210自动凯氏定氮仪，ft630索氏提取自动脂肪，cxc-06粗纤维测定，ht-300电热，智能石墨消解仪等

格丹纳拥有由业内知名专家教授领衔的高端研发和应用团队，以产品生产、销售、售后和增值服务为一体的行业解决方案模式，专业为客户打造个性化的特色服务。作为行业应用专家，“格丹纳”是实验室和科学仪器最具权威的应用者，也是最了解检测人员需求的方案设计人。

### 产品描述

智能石墨消解仪是样品元素分析测试前处理设备，环境监测、农检、商检、质检等部门样品分析测试时，样品前处理时间占整个分析测试时间约70%，因此采用新一代样品前处理设备是提高样品分析测试效率的关键。适用于分析范围火焰原子吸收光谱仪和无火焰原子吸收光谱仪，原子荧光光谱仪，icp光谱仪，极谱仪，化学分析法等。

### 产品特点

高纯石墨加热体，温度均匀性好，批量样品处理，大幅节省人工成本和用酸量，更加经济；

pda 蓝牙无线控制技术，操作人员远离有害气体和热源，保障员工的健康与安全；

多步程序，智能控温，实现无人值守自动消解；

成熟消解程序可无限制存储和调用，保证实验一致性；

率先采用真彩触摸屏操作，直观易用，对实验人员要求低；

可选用外置测温探头，反映真实的样品消解温度。

## 产品参数

消解孔数：36（可定制）

孔径：30mm（标配36孔时的孔径）

石墨体尺寸：270mm\*270mm

控温范围：常温-210

控温精度：±0.2

功率：1500w

时间设定：24小时以内

尺寸：391mm × 321mm × 136mm

## 消解方法比较表

技术指标电炉加热板式加热浴室加热微波消解石墨加热

技术归属常压湿法消解常压湿法消解常压湿法消解高压湿法消解常压湿法消解

加热均匀性差 稍好好好好

温度精度差差好较好好

工作温度范围无法控制较宽窄较宽宽

样品吞吐量小较大小小大

多部处理复杂复杂不能不能 容易

交叉污染大大小小小

抗腐蚀差差一般好好

安全性差好好差好

智能化差差差一般好

成本低较低较低高较高

应用领域

环境监测领域：如污水、饮用水、淤泥、矿泥、排污、土壤等

农业食品检验领域：如奶粉、鱼类、蔬菜、烟草、植物、化肥等

产品质量控制领域：如化妆品、副食品、工业制品等

科学研究领域：实验分析、项目开发等

疾病预防控制领域：生物样品、人体毛发等

相关仪器

gxi-950火焰光度计、nc-800农药残留快速测定仪，nc-810

8通道农药残留快速测定，nc-830食品多功能安全专用检测仪，nc-860多参数食品安全综合检测,nc-880  
18通道农药残留检测仪,nc-930肉类安全专用检测仪,nc-900 96通道农药残留速测仪，bf-210细菌总数atp荧  
光快速检测仪,检测试剂,检测试纸,检测管,n210自动凯氏定氮仪，ft630

索氏提取自动脂肪仪，cxc-06粗纤维测定仪，ht-300实验电热板，ds-360智能石墨消解仪，  
fo-1212循环冷水机

<http://www.gdana.com>