

实验室单层过滤器 不锈钢单层平板过滤器

产品名称	实验室单层过滤器 不锈钢单层平板过滤器
公司名称	上海信步科技有限公司
价格	2600.00/台
规格参数	品牌:上海信步 型号:SHXB-DC-300 用途:固液分离
公司地址	2562523182@qq.com
联系电话	86-02169117143-8016 13918497255

产品详情

实验室实验室来自勤加缘网：<http://www.qjy168.com>

实验室单层过滤器

实验室单层过滤器采用优质304不锈钢或316l不锈钢制造，用压力罐或蠕动泵作为压力源，进行正压过滤，完全符合医药工业gmp标准，适用于小型制药厂、食品饮料、厂矿医院对液体的澄清和除菌过滤。带有独特的阶梯形软管接口，方便操作。

本机可广泛用于制药、生化、食品饮料、水处理、酿造、石油、电子化工、电镀、印染、环保等行业，是各类液体进行过滤、澄清、提纯处理的最新设备。

详细介绍

本机均采用316l优质不锈钢材料制造，抗腐蚀，经久耐用。本机滤板采用螺纹状结构，可根据不同过滤介质和生产工艺(初滤、半精滤、精滤)要求，更换不同滤材，直接用微孔滤膜即能达到无菌过滤的目的。用户还可根据过滤量的大小，相应减少或增加过滤层数，使之适合生产需要。本机所有密封部件均采用硅橡胶密封圈，耐高温、无毒、无渗漏、密封性能好。本机还可根据用户需要，特制多级过滤装

置，一级可放较粗的滤材，二级可放较小的滤材，既节省了时间又提高了过滤精度，而且还高有回流装置，滤材临时清洗为方便。在泵停止转动后，打开回流伐，所有沉积物将自动回流排出，同时只须用清水从回流反冲，便可清洗干净。本机泵及输入营部件，采用快装式连接，拆卸清洗方便

使用方法：

1、使用时可用酸碱将过滤器内网和表面轻轻刷洗清洁，依次用自来水和蒸馏水冲洗干净，填好o型橡胶圈装配后，再通过蒸气30分钟灭菌后即可使用。

2、接好上下料液管路，将料液由管路自上而下放入滤器，稍微放气，以排出滤器内部的空气（否则影响滤速），即可进行过滤。

3、正常使用的滤器，在生产结束后，打开滤器，除去滤膜，用蒸馏水冲洗干净，可以灌装管路串联通蒸气30分钟灭菌后下次使用

来自勤加缘网：规格及参考数据：

规格	工作压力mpa	滤材微孔滤膜(μm)	水流量(吨/时)	单位
25	0.1-0.6	0.01-10	0.015	套
50	0.1-0.6	0.01-10	0.02	套
60	0.1-0.6	0.01-10	0.024	套
100	0.1-0.6	0.01-10	0.067	套
150	0.1-0.6	0.01-10	0.15	套
200	0.1-0.6	0.01-10	0.2	套
300	0.1-0.6	0.01-10	0.4	套
400	0.1-0.6	0.01-10	0.6	套

过滤面积： 100 63.5cm² 150 132.6cm²
 200 243.2cm² 300 572.2cm² 最大操作压力: 0.6mpa
 消毒方法： 高温高压灭菌 121 30分钟

不锈钢双层单向过滤器使用操作说明书

- 一. 装上三个支架。
- 二. 卸下所有的紧固螺栓，拿开双层过滤器上端和第一层网板。
- 三. 把滤膜平放在过滤器圆形网板上，并使滤膜和圆形网板对齐。

注意查看上下两个白色密封圈是否脱离过滤器凹槽，如果脱离请把密封圈嵌入网板外围的槽内。
- 四. 盖上过滤器上端，把紧固螺栓拧紧，注意密封。
- 五. 把容器放在出液口的下面（或用软管连接），用来接取过滤后的溶液。
- 六. 把进液口用软管和加压泵连接，打开加压泵然后松开排气阀，排尽过滤器中的气体然后拧紧排气阀即可过滤。
- 七. 至出液口不在有液体流出时，为本次过滤完成，然后关闭加压设备，卸下紧固螺栓，取下滤膜，拿走容器，用清水或溶剂把过滤器清洗干净，下次备用。

备注：使用前，请先把过滤器用清洗干净，确保过滤要求。