

自主研发生产可旋转反应釜-均相反应釜

产品名称	自主研发生产可旋转反应釜-均相反应釜
公司名称	西安仪贝尔仪器设备有限公司
价格	25800.00/台
规格参数	
公司地址	西安市新城区安民里小区4号楼1层32号
联系电话	029-68875226 18392506103

产品详情

均相反应釜本产品是一种简单、快捷的实验设备。它主要用于少量物料的反应，根据用户装入的物料比例、反应时间的不同，一次可实现多种反应，可以帮助用户在短时间内获得期望的实验数据。

我们的地址：西安市新城区安民里小区4号楼1层32号电话：029-68875226联系手机：18392506103
期待您的咨询

2、水热合成反应釜由于体积比较小，很难加上常规的搅拌。本产品恒温箱箱体上加上了转动轴和电机，电机由变频器控制。可通过卡圈将水热合成反应釜固定在转动轴上，这样就可以由原来静止的反应实现搅拌功能，有效的促进反应效果。3、产品规格：JXF-X
JXF代表本公司的产品型号，X代表装入的水热合成反应釜的数量。如：JXF-8表示箱体内可装入8个（4组）水热合成反应釜。恒温箱内室尺寸：小箱宽294，高460，深440。

中箱宽384，高460，深440。

大箱宽574，高460，深440。

根据用户的技术要求选用。

主轴由变频器控制，转速0-140转/分。

安装有带刹车的脚轮，方便移动和固定。

工作温度 250 。4、关于设计温度与使用温度的说明 本产品的工作温度为250 ；
使用温度根据水热合成反应釜内装入的内衬不同又有两种分类：

1.若装入的是F4内衬，则使用温度 200 。2.若装入的是对位聚苯内衬，则使用温度 250 。

二：使用方法

1、箱内温度的设定：按动智能温控仪上的“

”每按一下，仪表下方绿色显示屏上的位数显示的小点就会向高位进一位，按动“ ”或“ ”可修改该位的数字，待温度设定完毕仪表即自动进入控温状态。当釜内温度低于您设定的温度时，仪表上的OP1红色指示灯会亮起，表示已经开始升温。当釜内温度接近您设定的温度时，OP1红色指示灯会闪动，表示已进入智能调节状态，可有效防止温度超调。

如果您选配的是程控功能的控制箱，升温程序的设定请您参照随机配送的温度控制器说明书。

2、交流变频搅拌转速的设定：

按一下变频器上的绿色“运行”按钮，主轴开始旋转。然后按“ ”和“ ”设定转速（根据配置不同也可按下时显示频率0-50HZ，松开时显示转速。）即可。要停止运行按一下红色的“停/复”按钮即可。